

INTEGRA



FIREBOY plus Manuale dell'utilizzatore



Declaration of conformity

INTEGRA Biosciences AG – 7205 Zizers, Switzerland

declares on its own responsibility that the device

Description	Model
FIREBOY plus	144000

complies with:

EU Directives (DoW: Date of Withdrawal)	Before DoW	DoW	After DoW
Low Voltage Equipment	2006/95/EC	20.04.2016	2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility	2004/108/EC	20.04.2016	2014/30/EU
Restriction of Hazardous Substances	2011/65/EU		
Waste Electrical and Electronic Equipment	2012/19/EU		
Battery Directive	2006/66/EC		

EU Regulations

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)	1907/2006
Capacity Labelling of Portable Secondary Batteries	1103/2010
Ecodesign - Power supplies	278/2009

Standards for EU

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - General requirements.	EN 61010-1: 2010
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements.	EN 61326-1: 2013


Standards for Canada and USA

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - General requirements.	CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - General requirements.	UL 61010-1

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.	Part 15 of the FCC Rules Class A
---	---

Zizers, November 4, 2016


 Elmar Morscher
 CEO


 Thomas Neher
 Quality Manager

Indice

Capitolo 1	Introduzione	
1.1	Spiegazione dei simboli.....	5
1.2	Utilizzo conforme	6
1.3	Caratteristiche di sicurezza del FIREBOY plus	6
1.4	Avvertenze sulla sicurezza	7
Capitolo 2	Descrizione dell'apparecchio	
2.1	Fornitura	9
2.2	Panoramica FIREBOY plus	9
Capitolo 3	Messa in funzione	
3.1	Allacciamento del FIREBOY plus all'alimentazione elettrica	11
3.2	Funzionamento del FIREBOY plus con accumulatore opzionale... ..	11
3.3	Allacciamento del FIREBOY plus all'alimentazione di gas	12
3.4	Collegamento dell'interruttore a pedale o da tavolo	15
3.5	Rimozione e applicazione della testa del bruciatore	15
3.6	Testa bruciatore lunga.....	15
Capitolo 4	Uso	
4.1	Accensione e spegnimento del FIREBOY plus	16
4.2	Panoramica delle funzioni del menu	16
4.3	Modalità di funzionamento INTERRUTTORE A PEDALE	16
4.4	Modalità di funzionamento PULSANTE	17
4.5	Modalità di funzionamento SENSORE	17
4.6	Adattamento dei parametri sistema.....	18
4.7	Lavorare con liquidi	19
4.8	Risoluzione dei problemi	19
Capitolo 5	Manutenzione	
5.1	Pulizia e manutenzione	21
5.2	Decontaminazione.....	21
5.3	Smaltimento	22
Capitolo 6	Dati tecnici	
6.1	Specifiche.....	23
Capitolo 7	Accessori	
7.1	Accessori e ricambi	24

Annotazione di pubblicazione

© 2017 INTEGRA Biosciences AG

Tutti i diritti riservati sulla presente documentazione. In particolare i diritti di duplicazione, elaborazione, traduzione e rappresentazione sono di proprietà di INTEGRA Biosciences AG. Non sono ammesse la riproduzione, né la memorizzazione su mezzi elettronici e l'elaborazione, o qualunque altra diffusione della documentazione, completa o in parte, senza autorizzazione scritta di INTEGRA Biosciences AG.

Il presente Manuale dell'utilizzatore ha numero di articolo 144930 e la sua versione è la V07. Il manuale è valido per il firmware versione 1.n.

Costruttore

INTEGRA Biosciences AG

CH-7205 Zizers, Svizzera

T +41 81 286 95 30

F +41 81 286 95 33

info@integra-biosciences.com

www.integra-biosciences.com

INTEGRA Biosciences Corp.

Hudson, NH 03051, USA

T +1 603 578 5800

F +1 603 577 5529

Servizio clienti

Contattare il proprio rappresentante locale INTEGRA Biosciences AG. Nome e indirizzo sono disponibili alla pagina www.integra-biosciences.com.

Per ulteriori informazioni e altre lingue visitare il sito www.integra-biosciences.com oppure scrivere a info@integra-biosciences.com.

1 Introduzione

Il presente manuale dell'utilizzatore contiene tutte le informazioni necessarie per la messa in funzione, l'uso e la manutenzione del bruciatore bunsen mobile di sicurezza FIREBOY plus.

1.1 Spiegazione dei simboli

1.1.1 Avvertenze di pericolo contenute in questo manuale dell'utilizzatore

I simboli seguenti che compaiono nel presente manuale dell'utilizzatore rimandano a specifici pericoli residui:



AVVERTENZA

Questo simbolo di sicurezza avverte di pericoli che possono causare lesioni o la morte. Dove è presente questo simbolo sussistono pericoli anche per la macchina, il materiale e l'ambiente. Attenersi assolutamente alle misure cautelari del caso.



ATTENZIONE

Questo simbolo avverte della possibilità di possibili danni materiali o perdita di dati in un controllore con microprocessore. Attenersi alle istruzioni.



AVVISO

Questo simbolo individua avvisi importanti per l'uso corretto dell'apparecchio e per facilitare il lavoro.

1.1.2 Avvisi di pericolo sull'apparecchio



ATTENZIONE PARTE ROVENTE

Pericolo di ustione sulla fiamma.

1.1.3 Avvisi di pericolo e avvertenze sul display dell'apparecchio

I simboli seguenti sono visualizzati sulla sinistra del display dell'apparecchio (vedi «Display» a pagina 10):



ATTENZIONE NEL MODO “SENSORE”

La fiamma si innesca automaticamente non appena un oggetto, ad esempio la mano, si avvicina al sensore.



ATTENZIONE PARTE ROVENTE

Pericolo di ustione sull'apparecchio ancora rovente.



ACCUMULATORE SCARICO (OPZIONALE)

Il simbolo dell'accumulatore compare quando non è inserito alcun alimentatore. Se lampeggia, significa che l'accumulatore è quasi scarico e deve essere ricaricato.

1.2 Utilizzo conforme

Il FIREBOY plus è un bruciatore bunsen di sicurezza automatico da utilizzare per riscaldare o sterilizzare a fiamma materiali di laboratorio idonei. Per il funzionamento continuo per un lasso di tempo prolungato, utilizzare la testa del bruciatore lunga opzionale (vedi «7 Accessori» a pagina 24).

Se il FIREBOY plus viene utilizzato in un modo non specificato dal produttore INTEGRA Biosciences, la protezione fornita dal FIREBOY plus potrebbe essere compromessa.

Qualsiasi modifica del FIREBOY plus e dei suoi sistemi di sicurezza è vietata. In caso di modifiche apportate all'apparecchio, INTEGRA Biosciences declina ogni responsabilità per eventuali danni che ne derivino.

1.3 Caratteristiche di sicurezza del FIREBOY plus

Il FIREBOY plus è provvisto dei seguenti dispositivi di sicurezza:

- se la fiamma non si accende, il rivelatore di fiamma chiude la valvola del gas dopo circa 3 secondi;
- se la fiamma si spegne a causa di fattori esterni, viene effettuato un tentativo di riaccenderla. Se tale tentativo fallisce, viene visualizzato un messaggio;
- il tubo di combustione e l'alloggiamento della valvola vengono controllati da una sonda termica. In caso di temperatura eccessiva, la valvola del gas si chiude automaticamente.

1.4 Avvertenze sulla sicurezza

1.4.1 Uso del FIREBOY plus



Il FIREBOY plus è conforme allo stato della tecnica, alle regolamentazioni di sicurezza in vigore ed è di sicuro funzionamento. Il FIREBOY plus può essere utilizzato solo se in condizioni ineccepibili e nel rispetto delle istruzioni contenute nel presente manuale dell'utilizzatore.

L'apparecchio può produrre condizioni di pericolo residuo se viene utilizzato o comandato in modo inadeguato da personale non istruito.

Ogni persona a cui è assegnato l'incarico di utilizzare il FIREBOY plus, è tenuta a leggere e comprendere questo manuale dell'utilizzatore, in particolare le avvertenze per la sicurezza, oppure deve aver ricevuto le necessarie informazioni dal proprio superiore in modo tale da poter utilizzare l'apparecchio senza causare pericoli.

Oltre alle avvertenze per la sicurezza qui contenute, è richiesta l'osservanza di ulteriori requisiti e prescrizioni stabiliti dalle associazioni di categoria, dal servizio per l'igiene pubblica e dall'ente di sorveglianza industriale, ad es. GLP, GMP, FDA.

Visitate regolarmente il nostro sito web www.integra-biosciences.com per informazioni sempre aggiornate sulle sostanze chimiche che rientrano nella normativa REACH contenute nei nostri prodotti.

1.4.2 Avvertenze generali sulla sicurezza



- Non apportare variazioni o modifiche all'apparecchio.
- Tutti i componenti difettosi dovranno essere sostituiti unicamente con ricambi originali INTEGRA Biosciences.
- È vietato aprire il FIREBOY plus! Le riparazioni possono essere eseguite esclusivamente da INTEGRA Biosciences o da un centro di assistenza clienti autorizzato.
- L'apparecchio può essere utilizzato unicamente sotto costante sorveglianza.
- Durante l'impiego del FIREBOY plus, indossare sempre occhiali di protezione.
- Lavorare soltanto in postazioni ben aerate.
- Non attivare l'apparecchio in prossimità di liquidi o materiali infiammabili, o in ambienti a rischio di esplosione.
- Utilizzare esclusivamente tubi flessibili per gas di sicurezza omologati e approvati con raccordo filettato o per tubazione e controllare regolarmente se le parti sono danneggiate.
- Serrare tutti gli allacciamenti del gas e accertarsi della tenuta a gas utilizzando un idoneo mezzo di prova.

- Non togliere mai l'adattatore della cartuccia del gas dall'apparecchio quando la cartuccia è ancora inserita.
- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore originale INTEGRA Biosciences o l'accumulatore originale INTEGRA Biosciences.
- Prima di rimuovere o inserire l'accumulatore opzionale, spegnere l'apparecchio.
- Osservare le avvertenze di pericolo applicate sull'apparecchio.

Interrompere sempre l'erogazione del gas nei seguenti casi:

- durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio,
- per sostituire la cartuccia,
- durante pause prolungate e a lavoro ultimato,
- pulizia e manutenzione,
- sostituzione dell'accumulatore o dell'adattatore.

1.4.3 Accumulatore (opzionale)



- Batterie NiMH vecchie possono provocare rischi per la salute. Noi consigliamo di sostituire la batteria ogni 5 anni. È inoltre necessario sostituire la batteria in caso di intervalli di ricarica insolitamente brevi oppure se la ricarica richiede molto più tempo del solito (13 ore o più a lungo). Questi segnali infatti indicano che la batteria ha raggiunto la fine della rispettiva vita utile.
- La tecnologia a gli NiMH comporta un rischio di rottura delle celle in caso di danneggiamento della batteria. Non esporre la batteria al calore (>60 °C) ed evitarne le sollecitazioni meccaniche.
- Per prolungare la vita utile della batteria si consiglia di caricarla di una volta al mese, se il FIREBOY plus non viene utilizzata regolarmente. Se il FIREBOY plus rimane inutilizzato per oltre 3 mesi, scollegare la batteria.

1.4.4 Limitazioni d'uso



È vietato utilizzare il FIREBOY plus:

- girato o capovolto,
- per cottura, senza la testa bruciatore lunga opzionale, vedi «7 Accessori» a pagina 24.
- trasportato per la testa bruciatore, per evitare che l'apparecchio cada.

2 Descrizione dell'apparecchio

2.1 Fornitura


- FIREBOY plus Apparecchio
- Adattatore di rete
- Ugello P60 gas propano/butano (montato in fabbrica)
- Ugello N80 gas naturale
- Adattatore per tubo flessibile gas, diametro interno 10 mm
- Manuale dell'utilizzatore



ATTENZIONE


Quando si toglie l'apparecchio dal suo imballo, controllare che siano presenti tutte le parti in dotazione e che non siano danneggiate dal trasporto. Non mettere in funzione l'apparecchio se presenta danni; contattare il rivenditore locale.

2.2 Panoramica FIREBOY plus

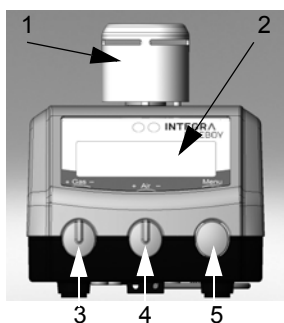


Vista frontale

- 1 Testa bruciatore
- 2 Display
- 3 REGOLATORE GAS: per la configurazione dell'alimentazione di gas (dimensioni fiamma).
- 4 REGOLATORE ARIA: per la configurazione dell'alimentazione di aria (temperatura fiamma).
- 5 PULSANTE MENU: per accensione e spegnimento. Selettore rotante delle modalità di funzionamento con funzione di pulsante per le regolazioni. Accende la fiamma nella modalità PULSANTE.

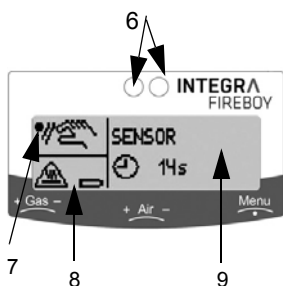


Display

- 6 Sensore movimento
- 7 Simbolo della modalità operativa impostata o avvertenza.
- 8 Informazioni sullo stato dell'apparecchio.
- 9 Modalità operativa attuale con configurazione selezionata, ad es. durata combustione o durata combustione residua.

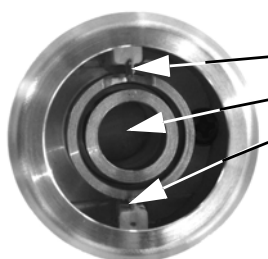


Testa bruciatore

- 10 Elettrodo di accensione
- 11 Tubo di combustione con apertura fiamma
- 12 Elettrodo del rilevatore di fiamma

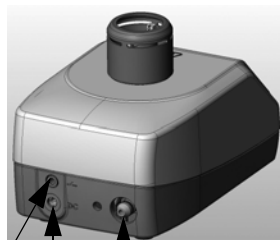

Vista posteriore

- 13 Allacciamento interruttore (jack)
- 14 Presa per spina (spina)
- 15 Apertura adattatore gas (ad incastro)

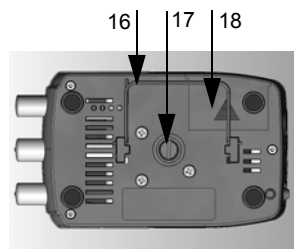

Base

- 16 Staffa di appoggio per posizionare l'apparecchio in posizione obliqua
- 17 Vite di ottone, accesso all'ugello
- 18 Scomparto accumulatore

3 Messa in funzione

3.1 Allacciamento del FIREBOY plus all'alimentazione elettrica

Grazie all'alimentatore, il FIREBOY plus può essere attivato anche senza l'impiego di un accumulatore.

- ▶ Infilare la spina nella presa sul retro dell'apparecchio (vedi «Vista posteriore» a pagina 10) e collegarla all'alimentazione elettrica.

3.2 Funzionamento del FIREBOY plus con accumulatore opzionale

Il FIREBOY plus può essere azionato indipendentemente dalla rete elettrica utilizzando un accumulatore che fa parte della dotazione opzionale (vedi «7.1 Accessori e ricambi» a pagina 24).



ATTENZIONE

Prima della prima messa in funzione, inserire l'accumulatore scarico nel FIREBOY plus e lasciarlo in carica collegato alla rete elettrica per 12 ore.

3.2.1 Inserimento e sostituzione dell'accumulatore

- ▶ Sfilare il coperchio dello scomparto accumulatore sulla base dell'apparecchio tirandolo nella direzione indicata dalla freccia.
- ▶ Rimuovere l'accumulatore se necessario. Inserire l'accumulatore nuovo nella direzione indicata dalla freccia, cioè in modo che le parti scoperte siano rivolte all'interno verso i contatti dell'apparecchio.
- ▶ Fare scorrere il coperchio dello scomparto accumulatore nella direzione contraria a quella indicata dalla freccia.
- ✓ L'accumulatore è stato così sostituito.



ATTENZIONE

Non circuitare l'accumulatore, cioè non creare un ponte sui due poli con un oggetto conduttore.

3.2.2 Carica dell'accumulatore

L'accumulatore deve essere caricato alla prima messa in funzione e quando sul display lampeggia il simbolo dell'accumulatore. La carica si effettua nell'apparecchio stesso. Il FIREBOY plus dispone di un dispositivo automatico di carica che impedisce la sovraccarica dell'accumulatore, garantendo quindi la massima durata dell'accumulatore stesso.

- ▶ Inserire la spina dell'adattatore di rete nella presa sul FIREBOY plus e collegarla ad una presa elettrica. L'apparecchio può essere acceso o spento.
- ✓ Dopo circa 12 ore l'accumulatore sarà di nuovo carico. L'apparecchio può restare collegato alla rete elettrica.

3.3 Allacciamento del FIREBOY plus all'alimentazione di gas

Il FIREBOY plus è predisposto per il funzionamento con gas naturale (miscela di gas, >81% metano, altri alcani) e comune gas butano/propano in commercio (miscela 65%–10% butano, 20%–40% propano).

3.3.1 Adattamento dell'ugello al tipo di gas

Il FIREBOY plus viene consegnato con installato l'ugello P60 per gas propano/butano. Può essere eventualmente necessario adattare l'ugello al tipo di gas utilizzato.

Tipo di gas	Pressione di allacciamento	Identificazione ugello
Gas naturale (metano)	20 mbar	N80
Gas butano/propano	50 mbar	P60


Gli ugelli sono contraddistinti sulla parte inferiore dal marchio corrispondente al tipo di gas.



ATTENZIONE

Il FIREBOY plus può essere utilizzato solo con l'ugello corrisponde al tipo di gas impiegato. Utilizzare esclusivamente gli ugelli forniti in dotazione. Prima di montare un ugello, controllare se l'O-ring della vite di ottone è danneggiato; eventualmente sostituirlo.

Procedura per la sostituzione dell'ugello:

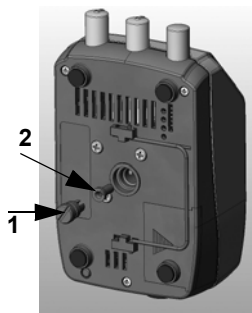

- ▶ Svitare la vite di ottone (1) sulla parte inferiore dell'apparecchio con una moneta o un piccolo cacciavite.
- ▶ Ruotare l'apparecchio, far cadere l'ugello e inserire il nuovo ugello come desiderato (2).
- ▶ Serrare nuovamente la vite di ottone fino all'arresto.
- ✓ A questo punto l'ugello è inserito.


3.3.2 Montaggio e smontaggio degli adattatori per l'allacciamento del gas

Gli adattatori per l'allacciamento domestico, la bombola del gas o la cartuccia del gas si inseriscono nell'apertura dell'adattatore del gas del FIREBOY plus con cartuccia del gas non inserita (vedi «Vista posteriore» a pagina 10).

- ▶ Inserire l'adattatore idoneo nell'apertura per adattatore gas del FIREBOY plus fino ad avvertire il clic di incastro.
- ✓ L'adattatore è stato così montato.

**AVVERTENZA**

Per sostituire gli adattatori, spegnere sempre l'apparecchio, sfilare la spina di rete e chiudere l'alimentazione del gas.

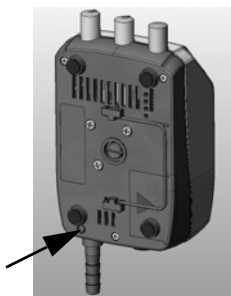

- ▶ Per smontare l'adattatore, con uno strumento appuntito premere il meccanismo a incastro sulla base dell'apparecchio ed estrarre l'adattatore tirandolo all'indietro.
- ▶ Inserire il nuovo adattatore fino ad avvertire il clic di incastro.
- ✓ L'adattatore è stato così sostituito.

3.3.3 Allacciamento della cartuccia del gas

Si possono utilizzare i tipi di cartuccia di gas seguenti:

- CV 360 (durata combustione circa 30 minuti)
- CP 250 (durata combustione circa 200 minuti)
- CV 300 Plus (durata combustione circa 180 minuti)
- CV 470 (durata combustione circa 400 minuti).
- EXPRESS 444 (durata combustione circa 35 minuti).

Le cartucce di gas sono reperibili presso ai rivenditori locali.


**AVVERTENZA**

Per l'utilizzo dell'apparecchio con una cartuccia di gas è necessario inserire nell'apparecchio l'ugello P60 e montare l'adattatore per cartucce. Le cartucce di gas possono essere utilizzate solo ad una temperatura ambiente compresa tra 15 e 35 °C (vedi Avvertenza nelle istruzioni delle cartucce).

L'allacciamento delle cartucce CP 250, CV 300 Plus/CV 470 e EXPRESS 444 è descritto nelle istruzioni allegate. La cartuccia di gas CV 360 si allaccia come descritto di seguito.



- ▶ Accertarsi che l'adattatore della cartuccia sia inserito e incastrato.
- ▶ La superficie laterale piatta della calotta (1) deve essere rivolta verso l'apparecchio.
- ▶ Ruotare la manopola zigrinata presente sull'adattatore della cartuccia del gas in senso orario, in direzione dell'indicazione "OFF", fino all'arresto.

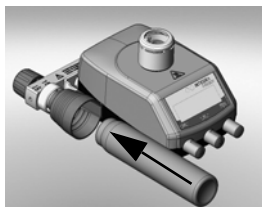

- ▶ Inserire la cartuccia del gas nella calotta dell'adattatore fino a che non si avverte il clic di incastro.

Aprire quindi l'adattatore della cartuccia del gas:

- ▶ ruotare completamente la manopola zigrinata presente sull'adattatore della cartuccia del gas in senso antiorario, in direzione dell'indicazione "ON".

- ✓ La cartuccia del gas è ora aperta e pronta all'uso.

A questo punto è possibile accendere la fiamma utilizzando una delle tre modalità di funzionamento.

3.3.4 Smontaggio e sostituzione della cartuccia del gas



AVVERTENZA

La cartuccia del gas può essere sostituita solo se il suo adattatore è collegato sull'apparecchio e chiuso.

Eseguire lo smontaggio e la sostituzione delle diverse cartucce del gas come descritto di seguito.

- ▶ Se sull'adattatore della cartuccia è presente una manopola zigrinata, ruotarla in senso orario, in direzione dell'indicazione "OFF", fino all'arresto.
- ▶ Estrarre la cartuccia del gas vuota.
- ▶ Inserire la cartuccia del gas nuova.
- ▶ Se sull'adattatore della cartuccia è presente una manopola zigrinata, ruotarla in senso antiorario, in direzione dell'indicazione "ON", fino all'arresto.

- ✓ La cartuccia del gas è stata così sostituita.



ATTENZIONE

Il gas riprende a fluire.

3.3.5 Erogazione di gas mediante allacciamento domestico o bombola

- ▶ Collegare il tubo dell'allacciamento domestico o della bombola all'adattatore precedentemente predisposto e, se necessario, fissarlo mediante una fascetta.

- ✓ Il FIREBOY plus è stato così collegato al gas.

3.3.6 Regolazione della miscela infiammabile

Il REGOLATORE GAS (Gas) permette di monitorare e regolare l'erogazione di gas alla fiamma e quindi le sue dimensioni. Ruotandolo in senso orario si riduce l'erogazione di gas (-), mentre ruotandolo in senso antiorario la si aumenta (+).

Il regolatore aria (Air) permette di regolare l'erogazione di aria e quindi la temperatura della fiamma. Ruotandolo in senso orario si riduce l'erogazione di aria (-), mentre ruotandolo in senso antiorario la si aumenta (+).

3.4 Collegamento dell'interruttore a pedale o da tavolo

- ▶ Inserire la spina dell'interruttore a pedale o da tavolo nella presa presente sul retro dell'apparecchio (vedi «Vista posteriore» a pagina 10).
- ✓ L'interruttore è stato così collegato.

3.5 Rimozione e applicazione della testa del bruciatore

- ▶ Per smontare la testa del bruciatore, tirarla verso l'alto mantenendola verticale.
- ▶ Per montare la testa del bruciatore, inserire i 3 bulloni di contatto sull'apparecchio e spingere verso il basso in direzione verticale fino ad avvertire che si incastra.
- ✓ La testa del bruciatore è così di nuovo applicata.

ATTENZIONE

Non trasportare mai l'apparecchio tenendolo per la testa del bruciatore.



3.6 Testa bruciatore lunga

Per un uso continuo del FIREBOY plus, utilizzare la testa bruciatore lunga opzionale. Per il montaggio, si veda la sezione precedente.

ATTENZIONE

La distanza minima tra la punta della testa del bruciatore e l'oggetto da riscaldare, ad es. una piastra di copertura per stativo a quattro piedi, deve essere almeno di 60 mm. La durata del funzionamento continuo non deve superare i 60 minuti.

Il parametro "Durata di combustione max." deve essere impostato adeguatamente, vedi «4.6 Adattamento dei parametri sistema» a pagina 18.



4 Uso

4.1 Accensione e spegnimento del FIREBOY plus

Il FIREBOY plus si accende premendo brevemente sulla manopola MENU. Per spegnere l'apparecchio, premere la stessa manopola per almeno 2 secondi. Se il bruciatore è ancora rovente, sulla sinistra in basso del display viene visualizzato anche il simbolo "ATTENZIONE PARTE ROVENTE". Quando l'apparecchio si è raffreddato, si spegne automaticamente.

L'apparecchio si spegne automaticamente anche nel caso in cui non venga utilizzato per 15 minuti, consentendo così un risparmio energetico. Questa funzione può essere modificata in IMPOSTAZIONI (vedi «4.6 Adattamento dei parametri sistema» a pagina 18).

4.2 Panoramica delle funzioni del menu

Ruotando la manopola MENU si possono variare le modalità di funzionamento: la selezione avviene premendo sul pulsante.


- INTERRUTTORE A PEDALE: accensione della fiamma dall'interruttore a pedale o da tavolo.
- PULSANTE: accensione della fiamma premendo la manopola MENU.
- SENSORE: la fiamma si accende non appena un oggetto passa davanti al sensore.
- IMPOSTAZIONI: impostazione dei parametri generali dell'apparecchio.

In alcune modalità di funzionamento, una ulteriore pressione visualizza i parametri regolabili con sfondo nero. Ruotando la manopola MENU è possibile modificare i parametri: la conferma della selezione avviene premendo la manopola.

4.3 Modalità di funzionamento INTERRUTTORE A PEDALE

Nella modalità di funzionamento INTERRUTTORE A PEDALE, l'apparecchio si accende solo se viene azionato l'interruttore a pedale o da tavolo. La fiamma brucia fino a che viene tenuto premuto l'interruttore (Timer off).

È possibile in alternativa fissare una durata fissa di combustione della fiamma. Premendo la manopola MENU viene visualizzato il timer. Il timer può essere impostato, ruotando la manopola, in un intervallo compreso tra 1 secondo e 60 minuti. I tempi possibili sono visualizzati in nero sullo sfondo. Premendo la manopola MENU viene fissato un tempo. Durante il funzionamento sul display viene visualizzato il conto alla rovescia.

Parametro	Descrizione	Valori possibili	Impostazione base
INTERRUTTORE A PEDALE	Impostazione durata di combustione fiamma.	1 s - 60 min	off
 off			

La fiamma può essere spenta in qualunque momento azionando di nuovo l'interruttore a pedale o premendo la manopola MENU.

4.4 Modalità di funzionamento PULSANTE

Nella modalità di funzionamento PULSANTE la fiamma si accende e spegne premendo la manopola MENU.



AVVISO

*Per motivi di sicurezza, la durata massima di combustione è stata regolata in fabbrica a 1 minuto. Questa impostazione può essere modificata in **PARAMETRI SISTEMA** (vedi [«4.6 Adattamento dei parametri sistema» a pagina 18](#)).*

4.5 Modalità di funzionamento SENSORE


Con la modalità di funzionamento SENSORE la fiamma si accende quando un oggetto viene fatto passare davanti al sensore ad una distanza massima di 6–8 cm.



ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, è raccomandato di non cambiare l'impostazione di fabbrica per l'attivazione del SENSORE (2X) (vedi [«4.6 Adattamento dei parametri sistema» a pagina 18](#)). La fiamma si accende solo se il sensore viene attivato per due volte consecutive molto ravvicinate. In questo modo si può praticamente escludere un'accensione involontaria.

Ruotando e premendo la manopola MENU, la durata di combustione della fiamma può essere regolata entro l'intervallo 1 secondo - 60 minuti. Durante il funzionamento sul display viene visualizzato il conto alla rovescia.

Parametro	Descrizione	Valori possibili	Impostazione base
SENSORE	Impostazione durata di combustione fiamma.	1 s - 60 min	10 s
 10 s			


Naturalmente la fiamma può essere spenta in qualunque momento ripetendo il passaggio davanti al sensore, oppure premendo la manopola MENU.

4.6 Adattamento dei parametri sistema

Nel menu IMPOSTAZIONI, ruotando la manopola MENU verso destra si richiamano in successione le funzioni seguenti:

Parametro	Descrizione	Valori possibili	Impostazione base
Lingua	Impostazione della lingua desiderata.	English Deutsch Français Italiano Español	English
Durata di combustione max.	Impostazione durata combustione max. in modalità PULSANTE.	1 - 60 min off	1
Spegnimento automatico	Numero di minuti dopo l'ultimo uso fino allo spegnimento automatico.	1 - 60 min off	15 min
Sensibilità del sensore	Impostazione sensibilità sensore in 3 livelli di sensibilità.	bassa media alta	media
Attivazione sensore	Numero dei passaggi davanti al sensore necessario per l'accensione della fiamma.	1x 2x	2x
Ripristino impostazioni	Ripristino della configurazione alle impostazioni di fabbrica.	no sì	no
Info	Informazioni sul firmware per il tecnico dell'assistenza.	-	-
Terminare le impostazioni	Ritorno alla modalità di funzionamento (INTERRUTTORE A PEDALE).	-	-

4.7 Lavorare con liquidi

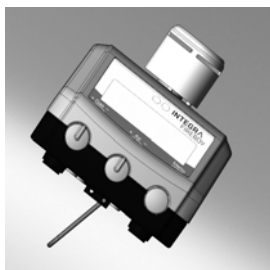

Per evitare che con l'impiego di liquidi il tubo del bunsen si sporchi, il FIREBOY plus può essere inclinato appoggiandolo sull'apposita staffa di appoggio apribile che si trova sotto la base.

La direzione di inclinazione può essere variata sfilando la staffa premendola in basso e ribaltandola sul lato opposto.

4.8 Risoluzione dei problemi

Avvertenze e avvisi sono visualizzati sulla sinistra in alto del display dell'apparecchio (vedi «Display» a pagina 10). Questi avvisi possono essere di due tipi:

Simbolo	Descrizione
---------	-------------

!	Avvisi tecnici, ad es. TESTA BRUCIATORE MANCANTE.
---	---

i	Avvisi per l'utilizzatore, ad es. CONTROLLARE GAS.
---	--

In caso di errore, la fiamma si spegne automaticamente. Ogni messaggio deve essere confermato premendo la manopola MENU. Dopo di che l'apparecchio si riporta nell'ultima modalità impostata.

Nella tabella seguente sono indicati i possibili messaggi di errore e la procedura consigliata per l'eliminazione dei relativi problemi

Messaggio di errore	Causa tecnica	Causa probabile ed eliminazione errore
CONTROLLARE GAS!	Il rilevatore di fiamma non rileva alcuna fiamma.	Nessuna alimentazione di gas. ▶ Allacciare il gas ▶ Aprire l'allacciamento del gas
	La valvola viene chiusa.	La fiamma è stata spenta più volte. ▶ Regolare correttamente miscela gas/aria ▶ Evitare correnti d'aria
	L'ugello è bloccato.	Elettrodo del rilevatore di fiamma rotto o sporco. ▶ Controllare visivamente l'elettrodo ▶ Pulire l'elettrodo con alcool
		L'ugello è sporco e bloccato. ▶ Rimuovere l'ugello, sbloccarlo con un ago e pulirlo
TESTA BRUCIATORE MANCANTE!	Prima dell'accensione, il perno di contatto non viene riconosciuto sulla testa bruciatore.	Testa bruciatore non applicata o applicata male. ▶ Applicare testa bruciatore Perni di contatto su testa bruciatore sporchi. ▶ Pulire i perni di contatto.
TEMPERATURA ECCESSIVA	Temperatura misurata nel tubo di combustione oltre valore limite	Il funzionamento continuo ha riscaldato eccessivamente l'apparecchio. ▶ Attendere che l'apparecchio si raffreddi. Temperatura ambiente oltre il valore ammissibile. Ritorno della fiamma sull'apparecchio a causa di utilizzo non consentito.
ERRORE RILEVATORE DI FIAMMA	Funzionamento difettoso del rilevatore di fiamma	Elettrodo del rilevatore di fiamma piegato o sporco. ▶ Controllare visivamente, eventualmente pulire.
ERRORE TECNICO NN!		▶ Annotare il numero (NN) e contattare il tecnico dell'assistenza.

5 Manutenzione



AVVERTENZA

Prima di eseguire operazioni di pulizia, disinfezione e manutenzione sull'apparecchio, lasciare raffreddare la testa del bruciatore. Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione del gas. Prima della messa in funzione conclusiva, lasciare asciugare l'apparecchio.

5.1 Pulizia e manutenzione

Il corpo e la testa del bruciatore devono essere puliti regolarmente per mantenere l'alta disponibilità di FIREBOY plus. Gli intervalli di pulizia dipendono dalle condizioni di esercizio e dal grado di sporcizia.

Si può pulire il FIREBOY plus con un panno inumidito con acqua saponata o una soluzione al 70 % di etanolo.

La durata di vita più lunga della testa del bruciatore è ottenibile con un uso senza schizzi e in un ambiente di lavoro pulito («4.7 Lavorare con liquidi» a pagina 19). Se la testa del bruciatore è sporca, si può sfilarla (vedi «3.5 Rimozione e applicazione della testa del bruciatore» a pagina 15) e pulirla con un detergente o disinfettante reperibile in commercio. La testa può essere anche sostituita con una nuova, vedi «7.1 Accessori e ricambi» a pagina 24.



ATTENZIONE

Gli elettrodi di accensione e di monitoraggio della fiamma (colonnine bianche in ceramica) tollerano solo basse forze meccaniche!

Se difettoso, l'elettrodo di accensione può essere immerso in una soluzione al 70% di etanolo e pulito con cautela con bastoncini di ovatta non sfilacciata. Se un elettrodo è allentato o rotto, è necessario sostituire l'intera testa del bruciatore.

Per il corretto funzionamento, tutti e tre i pin di contatto e i rispettivi contatti a molla devono essere puliti e privi di corrosione. Lo stesso vale per il gambo della testa del bruciatore (spina) e la camera di combustione (presa), in particolare la molla a sfera (blocco) e l'ugello con orifizio (cruna).

5.2 Decontaminazione

Se la superficie del FIREBOY plus entrano in contatto con materiale a rischio biologico, deve essere decontaminata in conformità alle buone pratiche di laboratorio. Non spruzzare direttamente sullo strumento ma strofinare la superficie pulita con un panno privo di lanugine leggermente imbevuto con disinfettanti e asciugare direttamente dopo la decontaminazione. Non usare mai acetone o altri solventi! Seguire le istruzioni fornite con i disinfettanti.

5.3 Smaltimento



L'apparecchio FIREBOY plus non deve essere smaltito con i comuni rifiuti domestici. Non gettare l'apparecchio nel fuoco.

FIREBOY plus (159 000) contiene una batteria a gli NiMH. Non smontare e modificare la batteria in nessun modo. Scaricare prima di smaltire la batteria.

Smaltire il dispositivo FIREBOY plus e la batteria separatamente, conformemente alle leggi e ai regolamenti locali in materia di smaltimento di dispositivi contenenti batterie a gli NiMH.

6 Dati tecnici

6.1 Specifiche

Apparecchio	
Tipo	Bruciatore gas da laboratorio di sicurezza
Dimensioni	100 x 150 x 60 mm (largh. x prof. x alt.) senza testa bruciatore
Peso	1,3 kg
Approvvigionamento elettrico	
Adattatore di rete	Ingresso: 100–240 VAC, 50/60 Hz
Strumento	Ingresso: 8.6–9.4 VDC, 0.5 A, max. 5 W
Accumulatore (opzionale)	
Tipo	NiMH 3,6 V
Capacità	min. 2000 mAh
Tempo di carica	12 h
Tempo di funzionamento	8 h ^a
Materiali	
	Alloggiamento metallico: zinco Testa bruciatore: acciaio inossidabile, ottone Display: vetro Base: PBT/PC
Condizioni ambientali	
Funzionamento	15–35°C, 15–80 % UR (senza condensa)
Immagazzinamento	-10–60°C, 5–80 % UR (senza condensa)
Emissione termica nominale	
Gas propano/butano (gas liquido)	2,0 kW
Gas naturale E (~94% metano)	1,0 kW
Gas naturale LL (~81% metano)	0,8 kW
Pressione entrata gas	
Gas propano/butano (gas liquido)	50 mbar
Gas naturale E, LL	20 mbar

- a. Con accumulatore nuovo completamente carico, in funzionamento alternato acceso per 10s ogni 30s.

7 Accessori

Sono disponibili diversi accessori che permettono di adattare il FIREBOY plus ai rispettivi requisiti di applicazione e ambienti di lavoro.

7.1 Accessori e ricambi

Accessori		Nr. articolo
	Accumulatore NiMH 3,6 V, ricaricabile	144 310
	Adattatore per cartuccia gas da 52 g butano, ad es. Campingaz CV 360.	144 050
	Adattatore per cartuccia gas da 250 g butano, ad es. Campingaz CV 250, con interruttore di sicurezza e flessibile di allacciamento.	144 051
	Adattatore per cartuccia gas da 230 g butano, ad es. Campingaz CV 300 Plus, con interruttore di sicurezza e tubo flessibile di allacciamento.	144 052
	Adattatore per cartuccia gas per EXPRESS 444	144 053
	Interruttore a pedale con cavo di collegamento	143 200

Accessori		Nr. articolo
	Interruttore da tavolo con cavo di collegamento	171 081
	Lamiera paravento	143 205
	Campana protettiva in vetro borosilicato	143 210
	Testa bruciatore	144 300
	Testa bruciatore lunga per funzionamento continuo	144 306
	Adattatore di rete Europa 230 VAC	156 631
	Adattatore di rete UK 240 VAC	156 632
	Adattatore di rete US 120 VAC	156 630
	Adattatore di rete AU 240 VAC	156 633
	Adattatore di rete JP 100 VAC	156 634
	Tubo flessibile gas di sicurezza Ø 10 mm. Lunghezza 2 m, pressione max. 100 mbar, marchio collaudo DVGW	140 055
	Adattatore per tubo flessibile gas, diametro interno 10 mm	144 240
	Adattatore per filettatura sinistrorsa 1/4"	144 227