INTEGR



ASSIST Bedienungsanleitung

127950_V12

CEUR Declaration of conformity INTEGRA Biosciences AG – 7205 Zizers, Switzerland declares on its own responsibility in use

Description	Model	
ASSIST	4500	
complies with:		
EU Directives	Scope	Date effective
2014/35/EU	Low voltage directive (LVD)	20.04.2016
2014/30/EU	Electromagnetic compatibility (EMC)	20.04.2016
2014/53/EU	Radio equipment directive (RED)	13.06.2016
2012/19/EC	Waste electrical and electronic equipment (WEEE)	14.02.2014
2011/65/EC	Restriction of hazardous substances (RoHS)	03.01.2013
EU Regulations	Scope	Date effective
1907/2006	Registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (REACH)	01.06.2007
2019/1782	External power supply efficiency	01.04.2020
EU Standards	Scope	
EN 9001:2015	Quality Management	
EN 61010-1:2010	Safety general laboratory equipment	
EN 61326-1:2013	Electromagnetic compatibility laboratory equipm	nent
EN 61010-2-081:2015	Safety automatic laboratory equipment	

GBR Regulations	Scope	Date effective
S.I. 2016/1101	Electrical equipment safety	08.12.2016
S.I. 2016/1091	Electromagnetic compatibility (EMC)	08.12.2016
S.I. 2017/1206	Radio equipment (RED)	26.12.2017
S.I. 2013/3113	Waste electrical and electronic equipment (WEEE)	01.01.2019
S.I. 2012/3032	Restriction of hazardous substances (RoHS)	02.01.2013
GBR Standards	Scope	
BS 61010-1:2010	Safety general laboratory equipment	
BS 61010-2-081:2015	Safety automatic laboratory equipment	
BS 63000:2018	Restriction of hazardous substances (RoHS)	

USA Regulations	Scope
47 CFR Part 15 (FCC)	Electromagnetic compatibility (EMC)
17 CFR Parts 240 & 249b	Dodd frank "Conflict minerals"
27 CCR Parts 25102- 27001	Proposition 65: The safe drinking water and toxic enforcement act
USA Standards	Scope
UL 61010-1:2012	Safety general laboratory equipment
UL 61010-2-081:2015	Safety automatic laboratory equipment

CAN Standards	Scope
CSA-C22.2 No. 61010-1	Safety general laboratory equipment
CSA C22.2 No. 61010-2-081	Safety automatic laboratory equipment

CHN Regulations	Scope	Date effective
Order 32/2016	Restriction of hazardous substances (RoHS)	01.07.2016
CHN Standards	Scope	
SJ/T 11364-2014	Restriction of hazardous substances (RoHS)	

JPN Regulations	Scope	Date effective
PSE (Denan) Law	Electrical appliance and material safety law	01.01.2014

ЕАС Технический регламент Таможенного союза		
TP TC 004/2011	О безопасности низковольтного оборудования	
TP TC 020/2011	Электромагнитная совместимость технических средств	

Zizers, March 29, 2021

Urs Hartmann

CEO

Thomas Neher Quality Manager

Impressum

© 2021 INTEGRA Biosciences AG

Alle Rechte an dieser Dokumentation, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Bearbeitung sowie der Übersetzung und der Form der Präsentation bleiben der INTEGRA Biosciences AG vorbehalten. Weder die gesamte Dokumentation noch Teile daraus dürfen in irgendeiner Form ohne vorherige schriftliche Einwilligung der INTEGRA Biosciences AG reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert oder bearbeitet bzw. auf irgendeine Art und Weise verbreitet werden.

Diese Bedienungsanleitung trägt die Artikelnummer 127950 mit der Version V12. Sie gilt für den ASSIST ab (siehe Einstellungen - Geräteinformation):

FW-Version VIAFLO-Pipetten	4.30 oder höher
FW-Version ASSIST	1.07 oder höher

bis eine neuere Version herausgegeben wird.

VIAFLO, VIALINK und GripTip sind geschützte Marken der INTEGRA Holding, Schweiz.

Hersteller

INTEGRA Biosciences AG

CH-7205 Zizers, Schweiz T +41 81 286 95 30 F +41 81 286 95 33

INTEGRA Biosciences Corp.

Hudson, NH 03051, USA T +1 603 578 5800 F +1 603 577 5529

info@integra-biosciences.com www.integra-biosciences.com

Kundendienst

Wenden Sie sich bitte an Ihren Vertreter der INTEGRA Biosciences vor Ort. Um den Namen und die Adresse herauszufinden, gehen Sie bitte auf die Webseite: www.integra-biosciences.com.

Weitere Informationen und Bedienungsanleitungen in anderen Sprachen erhalten Sie unter www.integra-biosciences.com oder auf Anfrage info@integra-biosciences.com.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1	Einleitung	
	 Verwendete Symbole Verwendungszweck Sicherheitshinweise 	7 8 9
Kapitel 2	Gerätebeschreibung	
	 2.1 Lieferumfang 2.2 Überblick ASSIST	10 10 11 11 11 11
Kapitel 3	Installation	12
	 3.1 Betriebsumgebung	13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16
Kapitel 4	Bedienung	
	 4.1 Ein- und Ausschalten des ASSIST 4.2 Ein- und Ausschalten der elektronischen VIAFLO-Pipette 4.3 Verbindung über das ComModul 4.4 Ein Programm ablaufen lassen	17 17 17 17 18 19 20

Kapitel 5 Ein Programm erstellen

5.1	Übersi	icht der Programmkategorien	21
5.2	Ein Pr	ogramm in der jeweiligen Kategorie erstellen	22
5.3	Bestel	nende Programme ändern	22
5.4	Spitze	nhöhen und -positionen anpassen	23
	5.4.1	Höhen/Positionen direkt eingeben	23
	5.4.2	Höhen/Positionen am ASSIST anpassen	23
5.5	Detaill	ierte Beschreibung der Programmkategorien	24
	5.5.1	Das Programm "Verdünnungsreihe"	24
	5.5.2	Die Programme "Mehrfachabgabe" und "Variable Abgab	e"27
	5.5.3	Das Programm "Mehrfachaufnahme"	30
	5.5.4	Die Kategorie "Eigene Programme"	32

Kapitel 6 Unterhalt

6.1	Reinigung	34
6.2	Dekontamination	34
6.3	Wartung	34
6.4	Geräteentsorgung	34

Kapitel 7	Technische Daten		
	7.1	Umgebungsanforderungen	35
	7.2 7.3	Geistiges Eigentum	35 35
	7.4	Passende Pipetten	36
	7.5	Maximale Höhe der Laborgefäße auf dem Plattenschlitten	
	7.6	Folgen des Flüssigkeitsstands	37
Kapitel 8	Zub	ehör	
	8.1	Zubehör für ASSIST	

8.1	Zubehör für ASSIST	38
8.2	Zubehör für elektronische VIAFLO-Pipetten	38
8.3	Verbrauchsmaterial	39

1 Einleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält alle Informationen, die für die Einrichtung, den Betrieb und die regelmäßige Wartung des ASSIST erforderlich sind. Dieses Kapitel informiert über die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Symbole sowie den bestimmungsgemäßen Gebrauch des ASSIST und gibt allgemeine Sicherheitsanweisungen.

1.1 Verwendete Symbole

Folgende Symbole in dieser Bedienungsanleitung weisen speziell auf bestehende Restrisiken hin:



WARNUNG

Dieses Sicherheitssymbol warnt vor Gefahren, die zu einer Körperverletzung führen könnten. Außerdem weist es auf Gefahren hin, die zu Schäden an Ausrüstungen, Materialien und an der Umgebung führen könnten. Es ist unerlässlich, den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen zu folgen.



Vorsicht

Dieses Symbol warnt vor einem möglichen Materialschaden oder dem Verlust von Daten in Zusammenhang mit einer Mikroprozessor-Steuerung. Folgen Sie den Anweisungen.



HINWEIS

Dieses Symbol bezeichnet wichtige Hinweise in Bezug auf den korrekten Betrieb des Gerätes sowie arbeitssparende Merkmale.

Auf dem Gerät ist folgendes Symbol angebracht:



BIOGEFÄHRDUNG

Das Gerät kann potentiell biogefährdend sein, falls der Benutzer mit biogefährdenden Substanzen arbeitet.

1.2 Verwendungszweck

Dies ist ein universelles Laborgerät ausschließlich zum Gebrauch für Forschungszwecke. Jede Verwendung dieses Geräts in einem medizinischen oder IVD-Umfeld liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.

Dieses Produkt darf nur in einem geschützten Netzwerk mit überprüften, vertrauenswürdigen Teilnehmern betrieben werden. Die Schutzmassnahmen im Netzwerk müssen immer dem neusten Stand der Technik entsprechen und auf dem aktuellsten Stand sein. Dieses Produkt darf nicht direkt aus dem Internet zugänglich sein.

Wird der ASSIST in einer Weise benutzt, die von INTEGRA Biosciences nicht spezifiziert ist, kann der Schutz, den der ASSIST bietet, beeinträchtigt werden.

Mit einer eingesetzten elektronischen VIAFLO-Mehrkanalpipette führt ASSIST die Pipettierungen auf Mikrotiterplatten automatisch aus.



HINWEIS

Nur VIAFLO-Mehrkanalpipetten (ab Seriennummer 600 000 und Firmwareversion 3.00) können zusammen mit dem ASSIST benutzt werden. Die VIAFLO-Pipette benötigt ihr eigenes ComModul, das separat bestellt werden muss (Art. Nr. 4221).

Die VIAFLO-Pipetten sind elektronische Handpipetten, die von einem Mikroprozessor kontrolliert und von einem Schrittmotor angetrieben werden. Sie sind zum Aspirieren und Dispensieren von Flüssigkeiten mithilfe von GripTip-Pipettenspitzen in einem Volumenbereich von 0,5 μ l bis 5000 μ l konzipiert. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der elektronischen VIAFLO-Pipetten unter <u>www.integrabiosciences.com</u>.

1.3 Sicherheitshinweise

ASSIST entspricht den allgemein anerkannten Sicherheitsbestimmungen und ist sicher im Betrieb. ASSIST darf nur in einwandfreiem Zustand und unter Beachtung dieser Bedienungsanleitung betrieben werden.

Der Betrieb des Geräts kann mit einem Restrisiko verbunden sein, wenn er von ungeschulten Personen verwendet oder unsachgemäß bedient wird. Jede Person, die mit der Bedienung der ASSIST betraut ist, muss diese Bedienungsanleitung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben oder von aufsichtsführenden Personen eingewiesen worden sein, sodass der sichere Betrieb des Geräts garantiert ist.



Vorsicht

Öffnen oder modifizieren Sie den ASSIST in keiner Weise. Reparaturen dürfen nur von INTEGRA Biosciences AG oder einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter vorgenommen werden.

Komponenten dürfen nur gegen INTEGRA Biosciences-Originalteile ausgetauscht werden.



WARNUNG

Verwenden Sie den ASSIST nie in der Nähe von brennbaren Materialien oder in Bereichen, in denen Explosionsgefahr herrscht. Pipettieren Sie zudem keine stark brennbaren Flüssigkeiten wie Azeton oder Äther.

Beim Umgang mit gefährlichen Substanzen müssen die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt (Material Safety Data Sheet, MSDS) sowie alle Sicherheitsrichtlinien, wie z. B. die Verwendung von Schutzkleidung und -brille, beachtet werden.



HINWEIS

Wird der ASSIST längerer Zeit UV-Licht ausgesetzt, kann dies zu einer Entfärbung und/oder Vergilbung der Steuereinheit führen. Dadurch wird die Leistung des Geräts jedoch nicht beeinträchtigt.

Ungeachtet der aufgelisteten Sicherheitshinweise müssen zusätzliche anwendbare Bestimmungen und Richtlinien der Fachverbände, der Gesundheitsbehörden und des Gewerbeaufsichtsamtes usw. beachtet werden.

Bitte besuchen Sie regelmäßig unsere Internetseite <u>www.integra-biosciences.com</u> für neueste Informationen über die REACH-klassifizierten Chemikalien, die in unseren Produkten erhalten sind.

2 Gerätebeschreibung

2.1 Lieferumfang

- ASSIST (VIAFLO-Pipetten müssen separat bestellt werden)
- Netzadapter
- Musterpackung 10 ml, 25 ml und 100 ml Reagenz-Reservoir



Vorsicht

Überprüfen Sie beim Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit und das Gerät auf mögliche Transportschäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich an Ihre lokale INTEGRA-Vertretung.

2.2 Überblick ASSIST

2.2.1 ASSIST-Gerät



- 1 **Turm** mit Pipettierarm. Arm bewegt sich in Z-Richtung
- 2 Plattenschlitten, bewegt sich in X-Richtung
- 3 Netzbuchse
- 4 USB-Anschluss, für Firmware-Aktualisierungen
- 5 Tastatur
- 6 Reservoirposition
- 7 Grundplatte
- 8 **Pipettenhalter** auf Pipettierarm mit Hebel zur Verschiebung der Pipette in Y-Richtung
- 9 Greifer, Hebel zum Ausklinken der Pipette
- 10 VIAFLO-Pipette

2.2.2 Tastatur



- 11 ▲ Hoch und ▼ Runter Pfeiltasten bewegen die Pipette entlang der Z-Achse, zum Anlernen der Pipettierhöhen
- 12 ◀ Links und ▶ Rechts Pfeiltasten bewegen den Plattenschlitten entlang der X-Achse, zum Anpassen der Position des Plattenschlittens
- 13 **Start/Pause-Taste**, um Arbeitsablauf zu starten/zu beenden Grüne LED blinkt: drücken, um Arbeitsablauf/Homing zu starten Grüne LED leuchtet: Arbeitsablauf durchgeführt
- 14 **Kommunikations-LED** (leuchtet blau, wenn Verbindung aktiv) und **Fehler-LED** (blinkt im Fehlerfall rot)
- 15 An/Aus-Taste (leuchtet grün, wenn an)

2.3 Überblick VIAFLO-Pipette

2.3.1 Teile der VIAFLO-Pipette



16 Anzeige

- 17 Zurück-Taste, zur Rückwärtsnavigation
- 18 Auf Berührung reagierendes **Kontrollrad**; drehen, um zu scrollen und den Cursor zu bewegen
- 19 OK-Taste, zum Auswählen
- 20 Pfeiltasten Links und Rechts, zum Auswählen
- 21 PURGE-Taste, zum Entleeren der Spitzen
- 22 RUN-Taste, zum Starten von Vorgängen
- 23 Spitzenabwerfer
- 24 Fingerhaken, vereinfacht die Bedienung
- 25 Volumenkennzeichnung, die Farbe passt zum Einsatz des GripTip-Behälters

2.3.2 Anzeige

Auf der Anzeige werden alle Pipettieroptionen dargestellt.



3 Installation

3.1 Betriebsumgebung

Der ASSIST wurde für den Einsatz in einem Labor konzipiert. Das Gerät sollte an einem trockenen und staubfreien Ort mit einer Umgebungstemperatur von 5-40°C und einer maximalen (nicht kondensierenden) relativen Luftfeuchtigkeit von 80% verwendet werden, siehe "7.1 Umgebungsanforderungen" auf Seite 35.

3.2 Umsetzen des ASSIST

Bevor der ASSIST an einem anderen Ort aufgestellt werden kann, räumen Sie die **Grundplatte** (<u>7</u>) ab. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Heben Sie das Gerät an beiden Seiten der **Grundplatte** und niemals am **Turm** hoch.

3.3 Laden der Batterie einer elektronischen VIAFLO-Pipetten

Die Ladeanzeige in der oberen rechten Ecke des Pipettenbildschirms informiert über den Akkuladezustand. Sobald sie auf rot wechselt, muss die Pipette aufgeladen werden.



Vorsicht

Nur den zugelassenen INTEGRA-Akku, -Netzadapter oder -Ladeständer verwenden. Der Gebrauch nicht kompatibler Transformatoren können die Pipette beschädigen.

Der Akku kann entweder mit einem Netzteil oder mit einem Ladeständer geladen werden, siehe (<u>*8.1 Zubehör für ASSIST</u> auf Seite <u>38</u>).



Stecken Sie das Netzteil oben auf der Rückseite der Pipette ein. Stecken Sie das Netzteil an eine Steckdose an.

3.4 Anpassen des Pipettenhalters

Der Pipettenhalter kann an den Typ der VIAFLO-Pipetten angepasst werden.



Um den Halter für eine 8- oder 16-Kanalpipette anzupassen, ziehen Sie den silbernen Hebel herunter, wie im Bild nebenan gezeigt.

Klappen Sie den Hebel hoch, um eine 12-Kanalpipette einzusetzen.

3.5 Einsetzen und Entnehmen einer VIAFLO-Pipette

Drehen Sie das untere Gehäuse der elektronischen VIAFLO-Pipetten um 90 Grad, wie auf dem untenstehenden Bild zu sehen ist.



Um die Pipette zu installieren, setzen Sie sie schräg in den Pipettenhalter ein.

Klappen Sie die Pipette dann nach oben, bis der schwarze Greifer einschnappt.



Um die elektronische VIAFLO-Pipetten herauszunehmen, drücken Sie die linke Seite des schwarzen Greifers herunter, damit er die Pipette freigibt.

3.6 Toolbox-Einstellungen

3.6.1 ASSIST Modus freischalten

Der ASSIST Modus ist standardmäßig im Hauptmenü der Pipetten ausgeblendet.

Hauptmenü	000
ASSIST	Ś
Pipettieren	~
Mehrfachabgabe	~
Verdünnen	~
Pipettieren / Mischen	~
Manuell Pipettieren	~
Speiche	ern⊳

Wählen Sie mit dem **Kontrollrad** Einstellungen vom Hauptmenü aus und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie Geräteeinstellungen und dann Hauptmenü. Drücken Sie zum Einblenden des ASSIST Modus auf **OK** (grüner \checkmark) und Speichern \triangleright Sie Ihre Einstellung.

3.6.2 Überblick Einstellungen für den ASSIST

Das Menü Einstellungen für den ASSIST umfasst Optionen zur Anpassung der Pipette an die entsprechenden Anwendungen.

Einstellungen	Beschreibung
Plattenausrichtung	Richtet die Pipettenspitzen entlang der X-Achse auf die Mitte der Wells in der ersten Reihe/Spalte einer Mikroplatte aus.
Spitzentyp	Legt den Spitzentyp Standard, kurz oder lang fest (nur wo anwendbar).
Geräteinformation	Enthält Informationen über das Gerät und die Software.
ComModul-Kopplung	Koppelt die INTEGRA-Pipette und den ASSIST.
Fahrgeschwindigkeit	Erlaubt, die Fahrgeschwindigkeit des Pipettierarms und des Plattenschlittens zu ändern.

3.6.3 Geräteinformation

Enthält Informationen über Ihren ASSIST, wie Seriennummer, Firmware (FW)- und Hardware (HW)-Version und Fehlerstatus.

3.6.4 Kopplung des ASSIST an die Pipette

Wenn eine bestimmte VIAFLO-Pipetten das erste Mal mit dem ASSIST verbunden werden soll, müssen beide Geräte miteinander gekoppelt werden. Scrollen Sie zu Einstellungen und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie unter der ASSIST-Option ComModul-Kopplung.

Schalten Sie den ASSIST Aus- und wieder ein, siehe <u>"4.1 Ein- und Ausschalten des ASSIST" auf Seite 17</u>, und warten Sie ca. 30 Sekunden bis die Meldung "Kopplung erfolgreich" angezeigt wird. Drücken Sie **OK**.

3.6.5 Den Spitzentyp eingeben

Einige Pipettenspitzen des gleichen Volumens sind in verschiedenen Längen erhältlich, (z. B. 12,5 µl als SHORT-, Standard- oder LONG-Version). Um die korrekten Höhen für den ASSIST einzustellen, muss der Spitzentyp definiert werden. Gehen Sie in die Einstellungen der VIAFLO-Pipetten, wählen Sie ASSIST und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie Spitzentyp und drücken Sie OK.

Wählen Sie mit dem **Kontrollrad** Standard oder LONG. Drücken Sie **OK**, um den richtigen Spitzentyp auszuwählen (grüner \checkmark) und Speichern \triangleright Sie Ihre Einstellungen.

3.6.6 Einstellung der Plattenausrichtung

Die Option Plattenausrichtung wird gebraucht, um die Pipettenspitzen in der ersten Reihe/ Spalte entlang der X-Achse auf die Mitte der Wells einer Mikroplatte auszurichten (abhängig von der Plattenorientierung). Wählen Sie ASSIST unter Einstellungen und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie Plattenausrichtung und drücken Sie OK.

Definieren Sie die Anzahl der Wells Ihrer Platte (z.B. 96 für eine 96-Wellplatte) und wählen Sie als Orientierung entweder Quer oder Hoch. Wählen Sie mit dem **Kontrollrad** eine Option aus und drücken Sie **OK**.

Setzen Sie die VIAFLO-Pipetten mit aufgesteckten GripTips in den ASSIST ein und setzen Sie eine Platte auf den Plattenschlitten. Positionieren Sie mit der ◀ Links Pfeiltaste die Reihe A / Spalte 1 unter den Tips. Drücken Sie die Pfeiltasten bis die Tips in die Mitte der Wells zeigen. Drücken Sie Speichern ▷, um diese Position zu speichern.



HINWEIS

Für Plattenausrichtungen mit 384-Wellplatten wird eine 16-Kanal VIAFLO-Pipetten benötigt. Wenn Sie mit 8- oder 12-Kanalpipetten in einer 384-Wellplatte arbeiten, wird die Plattenausrichtung jedoch in einer 96-Wellplatte durchgeführt.



Für Feineinstellungen der Pipette entlang der Y-Achse drehen Sie die Schraube am Pipettenhalter (a) mit einem Schlitzschraubendreher der Größe 2. Drehen im Uhrzeigersinn bewegt die Pipette nach hinten, gegen den Uhrzeigersinn nach vorne. Die maximale Y-Verschiebung beträgt +/- 5 mm.

3.6.7 Fahrgeschwindigkeit

Erlaubt die Fahrgeschwindigkeit des Pipettierarms (<u>1</u>, Z-Achse) und des Plattenschlittens (<u>2</u>, X-Achse) auf dem ASSIST zu ändern.

Fahrgeschw	indig.	4)
Wähle Gesc	hwindi	gkeit:
X-Achse	Sta	ndard
Z-Achse	Sta	ndard
	<u> </u>	
	Speli	chern⊳

Wählen Sie Fahrgeschwindigkeit und drücken Sie OK.

Wählen Sie mit dem **Kontrollrad** eine Option aus Langsam, Mittel oder Standard (=schnell) und drücken Sie **OK**. Speichern \triangleright Sie Ihre Einstellungen.

4 Bedienung

4.1 Ein- und Ausschalten des ASSIST

Schließen Sie den ASSIST über den mitgelieferten Netzadapter an das Stromnetz an. Sie schalten den ASSIST ein, indem Sie die **An/Aus-Taste** (<u>15</u>) drücken. Deren grüne LED leuchtet auf.

Sobald die **Start/Pause-Taste** blinkt, drücken Sie sie, um das ASSIST-Gerät zu initialisieren (Homing).



WARNUNG

Halten Sie die Hände vom ASSIST während der Initialisierung fern.

Nach dem Homing schaltet sich die LED der Start/Pause-Taste aus.

Um den ASSIST auszuschalten, drücken Sie die **An/Aus-Taste** zwei Sekunden lang, bis deren LED erlischt.

4.2 Ein- und Ausschalten der elektronischen VIAFLO-Pipette

Zum Einschalten der Pipette drücken Sie kurz RUN (22).

Drücken Sie zum Ausschalten der Pipette die Zurück-Taste (17) 3 Sekunden lang.

4.3 Verbindung über das ComModul



Wählen Sie ASSIST vom Hauptmenü der VIAFLO-Pipetten und drücken Sie **OK**. Die Pipette baut die Verbindung über das ComModul auf.

Sobald das blaue Kommunikationssymbol (•)) neben der Batterieladeanzeige angezeigt wird und die Kommunikations-LED ($\underline{14}$) aufleuchtet, sind beide Geräte verbunden.

Wenn die Verbindung fehlschlägt, ⊲ Wiederholen Sie den Verbindungsaufbau oder sehen Sie unter <u>"4.6 Fehlerbehebung" auf Seite 20</u> nach. Fahren Sie alternativ Offline ⊳ fort. Im Offline-Modus kann der ASSIST nicht betrieben werden. Es ist möglich, Programme zu erstellen, jedoch können die aktuellen Höhen nicht eingestellt werden.

4.4 Ein Programm ablaufen lassen



Wählen Sie aus dem ASSIST Menü die gewünschte Programmkategorie und das gespeicherte Programm, das Sie ablaufen lassen möchten, und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie RUN (22).

Sie werden aufgefordert, die Pipette in das ASSIST-Gerät einzusetzen, siehe <u>"3.5</u> <u>Einsetzen und Entnehmen einer VIAFLO-Pipette" auf Seite 14</u>. Wenn sie eingesetzt ist, drücken Sie die grün blinkende **Start/Pause-Taste** (<u>13</u>) am ASSIST-Gerät. Sie wechselt auf permanentes Leuchten und das Programm wird automatisch ausgeführt.



WARNUNG

Halten Sie die Hände vom den Bereichen fern, in denen sich die Teile des ASSIST während des Ablaufs bewegen.

Ein Programm kann durch Drücken auf die **Start/Pause-Taste** (<u>13</u>) unterbrochen werden. Drücken Sie entweder nochmals die **Start/Pause-Taste**, um mit dem Programm fortzufahren oder drücken Sie an der Pipette auf ⊲ Abbruch, um das Programm abzubrechen.

4.5 In 96- und 384-Wellplatten pipettieren

Eine 384-Wellplatte wird normalerweise mit einer 16-Kanalpipette befüllt. Um mit einer 8oder 12-Kanalpipette auf eine 384-Wellplatte zuzugreifen, muss die Pipette in Y-Richtung verschoben werden. Hierzu stellen Sie den Hebel (a) am Plattenhalter nach vorne oder hinten. Die mittlere Position wird für 96-Wellplatten gebraucht.



Stellen des Hebels (a) nach hinten bewegt die Pipette nach hinten, um die hinteren Positionen der 384-Well-Platten anzusteuern.



Stellen Sie den Hebel (a) in die Mitte, um in 96-Well-Platten zu pipettieren.



Stellen des Hebels (a) nach vorne bewegt die Pipette nach vorne, um die vorderen Positionen der 384-Well-Platten anzusteuern.





Steden.

4.6 Fehlerbehebung	J
--------------------	---

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Die Verbindung zwischen der Pipette und ASSIST kann nicht aufgebaut werden.	 Die beiden Geräte wurden nicht gekoppelt oder die Kopplung ging verloren. 	• Gehen Sie im Hauptmenü der Pipette auf Einstellungen -> ASSIST und wählen Sie Com- Modul-Kopplung, siehe <u>"3.6.4</u> <u>Kopplung des ASSIST an die</u> <u>Pipette" auf Seite 15</u> . Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Die Fehler-LED (<u>14</u>) blinkt rot	 Der ASSIST-Motor hat wäh- rend der Bewegung Schritte verloren. Die Pipettierhöhen wurden falsch gesetzt und die Pipette prallte in die Platte. 	 Folgen Sie den Anweisungen auf der Pipettenanzeige.
Nach einer Firmware- aktualisierung blinkt die Fehler-LED (<u>14</u>) rot und der ASSIST kann nicht gestartet werden.	• Keine Firmware installiert.	Wenden Sie sich an einen Service Techniker für eine spezielle VIALINK Firmware- aktualisierung.
GripTips sind nicht in X-Position ausgerichtet.	Die Plattenausrichtung wurde nicht eingestellt.	• Stellen Sie die Plattenausrich- tung ein, siehe <u>"3.6.6</u> <u>Einstellung der</u> <u>Plattenausrichtung" auf Seite 16</u>
Die Spitzenhöhe z. B. der 12,5 µl GripTips stimmt nicht.	 Falscher Spitzentyp einge- stellt. 	• Geben Sie den benutzten Spit- zentyp ein, siehe <u>"3.6.5 Den</u> <u>Spitzentyp eingeben" auf</u> <u>Seite 15</u>

5 Ein Programm erstellen

5.1 Übersicht der Programmkategorien

Die untenstehende Tabelle zeigt die Programmkategorien, die automatisch in Kombination mit dem ASSIST ausgeführt werden können. Alle Modi lassen sich über das ASSIST Menü einer VIAFLO-Pipetten aufrufen. Sie können bis zu 20 verschiedene Programme in jeder Kategorie Verdünnungsreihe, Mehrfachabgabe, Variable Abgabe oder Mehrfachaufnahme und bis zu 40 verschiedene Eigene Programme erstellen und speichern.

Programmkategorie	Beschreibung
Verdünnungsreihe	Ermöglicht die Aufnahme eines Transfervolumens, gefolgt von einem Mischschritt. Auf der Anzeige werden die Reihen und die Mischzyklen verfolgt und dargestellt.
Mehrfachabgabe	Ermöglicht das Dispensieren mehrerer Aliquote desselben Volumens, ohne dass die Spitzen nach jedem Dispensieren neu befüllt werden müssen. Für ein schnelles Befüllen und eine schnelle Bearbeitung der Mikroplatte.
Variable Abgabe	Ermöglicht das Dispensieren mehrerer Aliquote von gleichen oder unterschiedlichen Volumen.
Mehrfachaufnahme	Ermöglicht die Aufnahme mehrerer Aliquote unterschiedlichen Volumens aus einer Mikroplatte.
Eigene Programme	Ermöglicht das Erstellen und Speichern von benutzerdefinierten Pipettierungsprotokollen mit mehreren Schritten.

5.2 Ein Programm in der jeweiligen Kategorie erstellen



Wählen Sie mit dem **Kontrollrad** ihre gewünschte Programmkategorie aus und drücken Sie **OK**.

HINWEIS

Ist keine Verbindung über das ComModul verfügbar, können Sie im Offline-Modus ein neues Programm erstellen. Die Übernahme der aktuellen Pipettierhöhen des Gerätes ist im Offline-Modus allerdings nicht möglich.





Drücken Sie Neu ▷, um ein neues Programm erstellen. Sie werden aufgefordert, einen Namen einzugeben.

Wählen Sie mit dem **Kontrollrad** die Buchstaben und drücken Sie **OK**. Wenn Sie fertig sind drücken Sie Speichern ▷, um den Namen zu speichern. Die Programme können später umbenannt werden, siehe 5.3 "Bestehende Programme ändern" auf Seite 22.

Definieren Sie alle Parameter Ihres Programms und drücken Sie Speichern \triangleright .

Um ein Programm ablaufen zu lassen, wählen Sie das gespeicherte Programm und drücken Sie **OK** an der elektronischen VIAFLO-Pipetten, siehe <u>4.4 "Ein Programm</u> ablaufen lassen" auf Seite 18.

5.3 Bestehende Programme ändern



Markieren Sie mit dem **Kontrollrad** in der Anzeige "Eigene Programme" ein vorhandenes Programm und drücken Sie \triangleleft Optionen. Wählen Sie eine Option (Bearbeiten, Löschen, Kopieren, Umbenennen), um das Programm zu modifizieren, und drücken Sie **OK**.

5.4 Spitzenhöhen und -positionen anpassen

5.4.1 Höhen/Positionen direkt eingeben

Öffnen Sie ein vordefiniertes oder ein eigenes Programm und scrollen Sie zu einer Höheneinstellung bzw. wählen Sie einen Fahre-Schritt und die gewünschte Position. Drücken Sie **OK**, um das Einstellrad einzublenden, das die aktuell gewählte Höhe/ Position anzeigt.



Sind die exakten Werte der Höhen bzw. X-/Z-Position bekannt, können sie mit dem **Kontrollrad** direkt eingegeben werden.

- **Reservoir** oder **Tube Strip**: Die Höhe ist der Abstand zwischen Spitzenende und der **Grundplatte** (<u>7</u>).
- Spalte oder Reihe: Wenn sich die Platte oder der Behälter auf dem Plattenschlitten (2) befindet, ist der untere Referenzpunkt der Plattenschlitten (2).

Drücken Sie **OK** und Speichern ▷ zum Speichern Ihrer Einstellungen.

5.4.2 Höhen/Positionen am ASSIST anpassen

Wenn die Höhen und Positionswerte nicht bekannt sind, können sie in einem aktiven Lernmodus festgelegt werden. Setzen sie eine Pipette in den **Pipettenhalter** und bauen Sie eine Verbindung über das ComModul auf.



HINWEIS

Führen Sie alle Positionsanpassungen mit aufgesteckten GripTips durch. Vergessen Sie nicht, den richtigen Spitzentyp einzugegeben, wo anwendbar, siehe <u>3.6.5</u>.

Bewegen Sie die GripTips in die gewünschte Position:

- **Reservoir**: räumen Sie mit der ▶ **Rechts** Taste des ASSIST den Plattenschlitten aus dem Weg.
- Spalte oder Reihe: Wenn sich die Platte oder der Behälter auf dem Plattenschlitten (2) befindet, bewegen Sie mit den ◀ Links und ▶ Rechts Pfeiltasten des ASSISTden Plattenschlitten soweit, bis die Pipettenspitzen über die Mitte irgendwelcher Wells bzw. des Behälters zeigen.
- Wenn das Einstellrad wie oben beschrieben angezeigt wird, positionieren Sie mit den ▲ Hoch und ▼ Runter Tasten die GripTips in der gewünschten Höhe und drücken Sie zum Speichern ihrer aktuellen Einstellungen OK.



HINWEIS

Halten Sie die **Pfeiltasten** (\blacktriangleleft , \blacktriangleright , \blacktriangle , \blacktriangledown) gedrückt, wenn Sie die Geschwindigkeit während der Bewegungen erhöhen möchten. Drücken Sie zum Feineinstellen die **Pfeiltasten** nur kurz.

5.5 Detaillierte Beschreibung der Programmkategorien

Wählen Sie mit dem **Kontrollrad** eine Option, definieren Sie die erforderlichen Parameter und drücken Sie **OK**. Mit **OK** wird zwischen an (grüner ✓) und aus (rotes ≭) umgeschaltet. Wenn ein sich Parameter außerhalb des zulässigen Bereichs befindet, piept die Pipette. Drücken Sie Fehler ▷ zum Lesen der Fehlermeldung.

5.5.1 Das Programm "Verdünnungsreihe"

Anwendung: In diesem Programm führen Sie Verdünnungsreihen durch. Es kann ein bestimmtes Volumen aspiriert werden, danach folgt Dispensieren und Mischen.

Optionen	Schritte	Beschreibung Verdünnungsreihe
Platte	Wells	Legt die verwendete Wellplattensorte (6 bis 384) fest, die als (Quelle)/Ziel benutzt wird.
	Orientierung	Legt die Ausrichtung der Platte fest (quer, hoch).
		Querformat Hochformat Spalten pipettieren Reihen pip.
		Hinweis: Der Wechsel auf das Hochformat erfordert die Anpassung der voreingestellten Parameter, wie "Anzahl" und "Erste Spalte / Erste Reihe".
	Fahrhöhe	Legt die Höhe fest, in der sich die Pipettenspitzen über die Platte(n) bewegen.
Quelle	Ort	 Wählen Sie den Ursprungsbehälter, aus dem die erste Probe aspiriert wird: Reservoir: Reagenz-Reservoir TubeStrip: für PCR Gefäßstreifen Spitze: Die Probe kann aufgenommen werden, bevor das automatische Programm gestartet wird. Spalte 1-24 oder Reihe A-P: die Probe ist in der gewählten Spalte/Reihe der Platte.
	Höhe	Legt die Probenaufnahmehöhe aus dem Ursprungsbehälter fest.
	Aufnehmen	Legt das Probenvolumen fest, das von Well zu Well übertragen wird.
	Aufnahme- geschw.	Legt die Geschwindigkeit nur für die Aufnahme fest (1 = langsam, 10 = schnell).

Optionen	Schritte	Beschreibung Verdünnungsreihe
Quelle	Mischen	Mischt die Probe im Ursprungsbehälter vor der ersten Aufnahme. Wenn an, definieren Sie das Mischvolumen, die Mischgeschwindigkeit und die Anzahl der Mischzyklen.
Ziel	Erste Spalte / Erste Reihe	Legt den Zielort für die erste Übertragung der Verdünnungsreihe fest (Spalte 1-24 oder Reihe A-P).
	Spalten oder Reihen	Legt die Anzahl der Spalten bzw. Reihen für die Verdünnun- gen fest (1-n, einschließlich der ersten Spalte/Reihe).
	Höhe	Dies ist die Dispensier-, Misch- und Aufnahmehöhe im Zielbehälter. Ist "Flüssigkeit folgen" angeschaltet, wird diese Höhe als Basis benutzt, von der aus die Flüssigkeitsstandsverfolgung startet, siehe <u>7.6 "Folgen des Flüssigkeitsstands" auf</u> <u>Seite 37</u> .
	Mischen	Legt das Mischvolumen nach dem Dispensieren fest. Es beeinflußt nicht das Übertragungsvolumen.
	Misch- geschw.	Legt die Mischgeschwindigkeit fest (1 = langsam, 10 = schnell).
	Mischzyklen	Legt die Anzahl der Mischzyklen pro Well fest (1-30).
Letzte Auf- nahme	Ort	 Wählen Sie den Zielort, in den das letzte Aspirat geleert werden soll: Reservoir: Reagenz-Reservoir TubeStrip: für PCR Gefäßstreifen Spitze: Das letzte Aspirat verbleibt in der Spitze und diese wird von Hand geleert. Spalte 1-24 oder Reihe A-P: das letzte Aspirat wird in die gewählte Spalte/Reihe der Platte dispensiert.
	Abgabe- geschw.	Legt die Geschwindigkeit nur für die letzte Abgabe fest (1 = langsam, 10 = schnell).
	BlowOut bei	Nach der letzten Abgabe wird eine Ausblasung durchgeführt, die zusätzliche Luft ausstößt, um die restliche Flüssigkeit aus den Spitzen auszublasen. Stellen Sie die Ausblashöhe ein, siehe <u>5.4 "Spitzenhöhen und -positionen</u> anpassen" auf Seite 23.

Optionen	Schritte	Beschreibung Verdünnungsreihe
Zusatz-	Flüssigkeit	Bestimmt die Strecke, die sich die Spitzen während eines
funktio-	folgen	Aufnahme, Abgabe- oder Mischschritts bewegen, um
nen		gewollt dem Flussigkeitsstand zu folgen, siehe, <u>7.6 "Folgen</u>
		des Flussigkeitsstands auf Seite 37.
		• Quelle Aufn.: bewegt sich während der Aufnahme im
		Ursprungsbehälter die definierte Distanz nach unten.
		• Quelle Mischen: bewegt sich während des Mischens im
		Ursprungsbehälter über die definierte Distanz nach unten und oben.
		• Ziel Abgabe: bewegt sich während der Abgabe im Zielbe-
		hälter die definierte Distanz nach oben. Bewegt sich
		während der Aufnahme im Zielbehälter dieselbe Distanz nach unten.
		• Ziel Mischen: bewegt sich während des Mischens im Ziel- behälter über die definierte Distanz nach unten und oben.

Drücken Sie ▷, um Ihre Einstellungen zu speichern. Dies führt Sie zurück zur Liste der Verdünnungsreihen-Programme.

5.5.2 Die Programme "Mehrfachabgabe" und "Variable Abgabe"

Anwendung: In diesen Programmen können Reagenzien schnell von einem Quellcontainer auf Mikroplatten aufgebracht werden.

Die Einstellungen für Variable Abgabe sind gleich wie für Mehrfachabgabe außer, dass die Abgabeschritte im Ziel verschiedene Volumina haben können.

Optionen	Schritte	Beschreibung Mehrfachabgabe / Variable Abgabe
Platte	Wells	Legt die verwendete Wellplattensorte (6 bis 384) fest, die als (Quelle)/Ziel benutzt wird.
	Orientierung	Legt die Ausrichtung der Platte fest (quer, hoch). Hinweis: Der Wechsel auf das Hochformat erfordert die Anpassung der voreingestellten Parameter, wie "Anzahl" und "Erste Spalte / Erste Reihe".
	Fahrhöhe	Legt die Höhe fest, in der sich die Pipettenspitzen über die Platte(n) bewegen.
Quelle	Ort	 Wählen Sie den Ursprungsbehälter, aus dem die Probe aspiriert wird: Reservoir: Reagenz-Reservoir TubeStrip: für PCR Gefäßstreifen Spitze: Die Probe kann aufgenommen werden, bevor das automatische Programm gestartet wird. Spalte 1-24 oder Reihe A-P: die Probe ist in der gewählten Spalte/Reihe der Platte.
	Tracking	 Wenn Reservoir gewählt und Tracking angeschaltet ist, wird die Pipettierhöhe gemäss der definierten Eintauchtiefe angepasst. Legen Sie folgendes fest: Plattenanzahl: Gesamtzahl der Zielplatten für den aktuel- len Ablauf (1-9) Reservoirtyp, nur INTEGRA-Reservoire, siehe <u>8.3</u>. Startvolumen: das aktuelle Füllvolumen im INTEGRA- Reagenzreservoir. Eintauchtiefe: die ungefähre Eintauchtiefe der Pipetten- spitzen (2-3 mm werden empfohlen).
	Starthöhe	Legt die Höhe fest, in der die Aufnahme startet. Der ASSIST füllt die GripTips erneut automatisch, wenn das erforderliche Gesamtabgabevolumen das Maximalvolumen der Pipette überschreitet. Definiert die Starthöhe. Die erste Aufnahme erfolgt auf der Starthöhe und für die folgenden Aufnahmeschritte bewegt sich die Pipette nach unten bis zur Endhöhe. Hinweis: nur sichtbar, wenn Tracking ausgeschaltet.
	Endhöhe	Legt die Höhe für den letzten Aufnahmeschritt fest.

Optionen	Schritte	Beschreibung Mehrfachabgabe / Variable Abgabe		
Quelle	Aufnahme- geschw.	Legt die Geschwindigkeit nur für die Aufnahme fest (1 = langsam, 10 = schnell).		
	Mischen	Mischt die Probe im Ursprungsbehälter vor jeder Aufnahme. Wenn an, definieren Sie das Mischvolumen, die Mischgeschwindigkeit und die Anzahl der Mischzyklen.		
Abgeben	Prä-Abgabe	Es kann ein separates Volumen vor dem Dispensieren gewählt werden, das direkt nach der Aufnahme in den Ursprungsbehälter zurückgegeben wird, um die Genauigkeit und Präzision zu verbessern. Hinweis: nur sichtbar wenn Einzelübertragung ausgeschaltet. Wenn an, definieren Sie das Prä-Abgabevolumen. Vorgeschlagen: mindestens 4% des Pipetten- Maximalvolumens.		
	Anzahl	Legt die Gesamtzahl der Dispensierschritte fest.		
	Erste Spalte / Erste Reihe	Definieren Sie die Spalte/Reihe, in der die erste Abgabe beginnen soll (Spalte 1-24 oder Reihe A-P).		
	Abgeben	Nur Mehrfachabgabe: Legt das Volumen fest, das in jedes Well abgegeben werden soll. Das Gesamtaufnahmevolumen wird automatisch berechnet, die Pipette kann nicht überfüllt werden.		
	Abgeben 1 bis n	Nur Variable Abgabe: Legt verschiedene Volumen für jeden Schritt der variablen Abgabe fest.		
	Abgabe- geschw.	Legt die Geschwindigkeit für alle Abgabeschritte fest (1 = langsam, 10 = schnell).		
	Höhe	Legt die Höhe für die Abgabeschritte fest.		
	TipTouch	 Es wird sehr empfohlen, ein Abstreifen, d. h. "TipTouch", nach einem Abgabeschritt durchzuführen. Das entfernt Tropfen, die an den Pipettenspitzen hängen bleiben könnten. Wählen Sie, wo das Abstreifen ausgeführt werden soll. "Flüssigkeit": die Spitzentauchen in die Mitte der Wells. "Seite": die Spitzen berühren die Wellwand. Definieren Sie die Höhe für das Abstreifen ("Tiptouch bei"). 		

Optionen	Schritte	Beschreibung Mehrfachabgabe / Variable Abgabe		
Abgeben	Post-Abgabe	 Es kann ein separates Post-Abgabevolumen gewählt werden, das verworfen wird, um die Genauigkeit und Präzision zu verbessern. Wenn an, definieren Sie: den Ort der Post-Abgabe (Ursprungsbehälter oder Spit- zen) und das Volumen der Post-Abgabe. Vorgeschlagen: 12,5 µl: 1 µl (= 8%), 50 µl: 2 µl (= 4%), 125 µl: 5 µl (= 4%), 300 µl: 15 µl (= 5%), 1250 µl: 50 µl (= 4%). 		
	Behalte Post-Abgabe	Nur Mehrfachabgabe: Wenn an, bleibt am Ende des Programms das Post- Dispensat in der Spitze und die Pipette ist bereit, ein neues Volumen aufzunehmen, um die nächste Mehrfachabgabe zu starten.		

Drücken Sie ▷, um Ihre Einstellungen zu speichern. Dies führt Sie zurück zur Liste der Mehrfachabgabe- / Variable Abgabe-Programme.

5.5.3 Das Programm "Mehrfachaufnahme"

Anwendung: Dieses Programm kann für Pooling-Anwendungen oder die Entfernung von Überständen verwendet werden.

Optionen	Schritte	Beschreibung Mehrfachaufnahme		
Platte	Wells	Legt die verwendete Wellplattensorte (6 bis 384) fest, die als Quelle/(Ziel) benutzt wird.		
	Orientierung	Legt die Ausrichtung der Platte fest (quer, hoch). Hinweis: Der Wechsel auf das Hochformat erfordert die Anpassung der voreingestellten Parameter, wie "Anzahl" und "Erste Spalte / Erste Reihe".		
	Fahrhöhe	_egt die Höhe fest, in der sich die Pipettenspitzen über die Platten bewegen.		
Quelle	Anzahl	Legt die Gesamtzahl der Aufnahmeschritte fest.		
	Erste Spalte / Erste Reihe	Definieren Sie die Spalte/Reihe, aus der das erste Volumen aufgenommen werden soll.		
	Volumen gleich	Wenn an, werden identische Volumina aufgenommen. Wenn aus, definieren Sie die verschiedenen Volumina für die Aufnahme.		
	Aufnehmen (1 bis n)	Legt das/die Aufnahmevolumen (für jeden Aufnahmeschritt) fest.		
	Aufnahme- geschw.	Legt die Geschwindigkeit nur für die Aufnahme fest (1 = langsam, 10 = schnell).		
	Höhe	Legt die (Start-)Höhe für alle Aufnahme- und Mischschritte fest.		
	Mischen	Mischt die Probe im Ursprungsbehälter vor jeder Aufnahme. Wenn an, definieren Sie das Mischvolumen, die Mischgeschwindigkeit und die Anzahl der Mischzyklen.		
Abgeben	Ort	 Wählen Sie den Zielbehälter, in den die Probe abgegeben wird: Reservoir: Reagenz-Reservoir TubeStrip: für PCR-Gefäßstreifen Spalte 1-24 oder Reihe A-P: die Probe wird in die gewählte Spalte/Reihe der Platte dispensiert. 		
	Abgabe- geschw.	Legt die Geschwindigkeit für alle Abgabeschritte fest (1 = langsam, 10 = schnell).		
	Höhe	Legt die Höhe für die Abgabeschritte fest.		

Optionen	Schritte	Beschreibung Mehrfachaufnahme
Zusatz- funktio- nen	Flüssigkeit folgen	 Bestimmt die Strecke, die sich die Spitzen während eines Aufnahme, Abgabe- oder Mischschritts bewegen, um gewollt dem Flüssigkeitsstand zu folgen, siehe, <u>7.6 "Folgen</u> <u>des Flüssigkeitsstands" auf Seite 37</u>. Quelle Aufn.: bewegt sich während der Aufnahme im Ursprungsbehälter die definierte Distanz nach unten. Quelle Mischen: bewegt sich während des Mischens im Ursprungsbehälter über die definierte Distanz nach unten und oben.

Drücken Sie ▷, um Ihre Einstellungen zu speichern. Dies führt Sie zurück zur Liste der Mehrfachaufnahme-Programme.

5.5.4 Die Kategorie "Eigene Programme"

Ein eigenes Programm basiert auf einzelnen Schritten. Jeder Pipettierschritt wird einzeln in der Reihenfolge eingegeben, in der er ausgeführt wird. Jedes Programm kann bis zu 98 Schritte enthalten.

Wählen Sie "Eigene Programme" vom ASSIST Menü, drücken Sie **OK** und Neu **>**. Geben Sie einen Namen für Ihr Programm ein und speichern Sie ihn.



Die erste Zeile ist hervorgehoben, drücken Sie **OK**.

Wählen Sie mit dem **Kontrollrad** den ersten Schritt aus. Drücken Sie **OK**, definieren Sie die erforderlichen Parameter und drücken Sie **OK**, um den Schritt hinzuzufügen.

Nachdem Sie den ersten Schritt hinzugefügt haben, ist nun die zweite Zeile ausgewählt. Drücken Sie nochmals **OK**, um den zweiten Schritt zu definieren. Fügen Sie solange Schritte hinzu, bis das gesamte Pipettierprotokoll definiert ist.

Schritt	Beschreibung Eigene Programme
Aufnehmen	Legt das Volumen, ob der Flüssigkeit gefolgt werden soll $(\downarrow)^1$ und die Geschwindigkeit der Aufnahme fest.
Abgeben	Legt das Volumen, ob der Flüssigkeit gefolgt werden soll (↑) ¹ und die Geschwindigkeit der Abgabe fest.
Mischen	Führt einen Mischzyklus durch. Legt die Anzahl der Mischzyklen, das Mischvolumen, die Distanz zum Folgen des Flüssigkeitsstands $(\uparrow)^1$ und die Mischgeschwindigkeit fest.
Entleeren	Bläst die verbleibende Flüssigkeit, die sich noch in den GripTips befindet, mit der gewählten Geschwindigkeit heraus.
Hinweis	Hält das Programm an und zeigt einen beliebigen Text an. Drei Zeilen mit jeweils 12 Zeichen sind verfügbar. Drücken Sie RUN , um mit dem Programm fortzufahren.
Fahre X,Z	Bewegt die Pipette in Z-Richtung und den Plattenschlitten in X-Richtung zu den ausgewählten Koordinaten. Bewegen Sie mit den Pfeiltasten am ASSIST die Pipette in die Sollposition oder geben Sie die Koordinaten von Hand auf dem Pipettenbildschirm ein. Tippen Sie auf eine der Pfeiltasten am ASSIST Gerät, um die aktuellen Koordinaten anzuzeigen. Drücken Sie an der Pipette auf Speichern D, um die Koordinaten festzulegen.

Eigene Programme bestehen aus Schritten mit folgenden Grundfunktionen:

 Flüssigkeit folgen: die Strecke, der die Pipette automatisch während der Aufnahme, Abgabe oder des Mischens folgt, um eine konstante Eintauchtiefe zu ermöglichen, siehe <u>7.6 "Folgen des Flüssigkeitsstands" auf Seite 37</u>.

Schritt	Beschreibung Eigene Programme
Fahre X	Der Plattenschlitten fährt die festgelegte Distanz in X-Richtung relativ zur momentanen Position in X mm. Ein eingegebener negativer Wert (mm) bewegt ihn nach links, ein positiver Wert (mm) bewegt ihn nach rechts. Der Abstand von Well zu Well einer 96 Wellplatte beträgt 9 mm und einer 384 Wellplatte 4,5 mm.
Fahre Z	Bewegt die Pipette in Z-Richtung zu den ausgewählten Koordinaten. Bewegen Sie mit den Pfeiltasten am ASSIST die Pipette in die Sollposition oder wählen Sie die Koordinaten von Hand auf dem Pipettenbildschirm aus. Drücken Sie an der Pipette OK , um die Einstellungen anzunehmen.
BlowOut	Führt eine Ausblasung durch. Eine Ausblasung ist nach der letzten Abgabe nötig, um die restliche Flüssigkeit zu entfernen, die an den Spitzen haften könnte. Hinweis: Wenn Sie den Schritt "Entleeren" verwenden, um die Spitzen zu leeren, wird ein Aus-/Einblasung automatisch durchgeführt und muss nicht programmiert werden.
BlowIn	Nach einer Ausblasung muss stets irgendwann eine Einblasung erfolgen. Diese muss nicht sofort stattfinden und es können mehrere Schritte zwischen Aus- und Einblasung liegen. Nach der Ausblasung kann beispielsweise erst ein Bewegungsschritt programmiert werden, um die Spitzen aus der Flüssigkeit zu bewegen, woraufhin dann die Einblasung erfolgt.
Verzö- gerung	Eine Verzögerung ist eine Pause zwischen dem letzten und dem nächsten Schritt. Definieren Sie eine Verzögerungszeit (in Sekunden) oder manuelle Eingabe (Drücke Run) um fortzufahren.
Schleife	Bei einer Schleife werden die Schritte zwischen dem ausgewählten Schritt und dem Schleifenbefehl wiederholt. Wenn z.B. das Programm den Schleifenbefehl erreicht, geht es zurück zu Schritt 3 und wiederholt die Schritte 2 mal bis hierhin. Oft lässt sich die Anzahl der Schritte durch das Hinzufügen einer Schleife verringern.
Aufruf	Ruft ein anderes eigenes Programm auf, um ein Unterprogramm im bestehenden Programm ablaufen zu lassen. Dies ermöglicht häufig genutzte Programmabläufe, wie z.B. Spitzenabstreifen nach einer Abgabe, zu verwenden, ohne die einzelnen Schritte jedes Mal programmieren zu müssen. Ein eigenes Programm kann maximal 10 Aufruf-Schritte haben.
Piepton	Legt einen Piepton fest. Der Ton ist nur aktiv, wenn unter Geräteeinstellungen - Hinweistöne die Option Meldungen angeschaltet ist.

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie Þ, um Ihr erstelltes Programm zu speichern. Zum Starten des Programms drücken Sie **OK**.

6 Unterhalt

6.1 Reinigung



WARNUNG

Schalten Sie den ASSIST für Wartungsarbeiten stets aus und trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.

Die Oberflächenmaterialien des ASSIST unterstützen regelmäßige Reinigungsintervalle. Reinigen Sie die externen Komponenten mit einem fusselfreien Tuch, das mit einer milden Seifenlösung unter Verwendung von destilliertem Wasser oder aber mit 70 %igem Isopropanol oder Ethanol leicht getränkt ist. Verwenden Sie niemals Azeton oder andere Lösungsmittel.

6.2 Dekontamination

Bei einer normalen Verwendung sollte der ASSIST nicht in direkten Kontakt mit Flüssigkeiten kommen. Wenn Aerosole oder biogefährliche Flüssigkeiten auf die Oberflächen spritzen, müssen sie nach den Grundsätzen der guten Laborpraxis dekontaminiert werden. Wischen Sie die Oberfläche mit einem fusselfreien Tuch ab, das leicht mit einem der folgenden Desinfektionsmittel befeuchtet ist:

- Ethanol 70 %
- Microcide SQ 1:64
- Glutaraldehyd-Lösung 4 %
- Virkon-Lösung 1-3 %

Beachten Sie die mit den Desinfektionsmitteln mitgelieferten Anweisungen.

6.3 Wartung

Wenden Sie sich an ihren örtlichen Servicetechniker bezüglich jeglicher Wartung oder Reparaturen.



WARNUNG

Der ASSIST muss gereinigt werden, bevor er zur Wartung eingesendet werden kann. Die Erklärung zum Nichtvorhandensein von Gesundheitsgefährdungen muss unterzeichnet werden. Dies ist eine Maßnahme zum Schutz des Wartungspersonals.

6.4 Geräteentsorgung



Der ASSIST darf nicht als unsortierter Restmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie den ASSIST gemäß den in Ihrem Land geltenden Gesetzen und Verordnungen.

7 Technische Daten

7.1 Umgebungsanforderungen

	Bedienung
Temperaturbereich Bedienung	5–40°C
Temperaturbereich Lagerung	-10–50°C
Luftfeuchtigkeitsbereich	Max. 80% rel. Feuchtigkeit bei Temperaturen bis zu 31°C, linear abfallend bis zu 50% rel. Feuchtigkeit bei 40°C.
Höhe	0–2000 m ü. HN
Verschmutzungsgrad 2	Gemäß IEC EN/UL 61010-1, d. h. nur nicht-lei- tende Verschmutzung
Bedienung	Ausschließliche Verwendung in Innenräumen.

7.2 Spezifikation des Gerätes

Stromzufuhr	Eingang Netzteil: 100–240 V, 50/60 Hz Eingang Gerät: 22,8–25,2 VDC, 70 W
Abmessungen (H x T x B)	400 mm x 360 mm x 340 mm (mit eingesetzter Pipette: Höhe 510 mm)
Gewicht	10 kg
Materialien der Oberflächen	Polyurethan (Gehäuse) Edelstahl (lackiert oder blank) Aluminium

7.3 Geistiges Eigentum

Der ASSIST ist durch folgende Patente geschützt:

Patentnummer	Land	Titel	Gilt für
9,321,048	USA	Sample Distribution System And Pro- cess	ASSIST

7.4 Passende Pipetten

Die folgenden INTEGRA-Pipetten können mit dem ASSIST verwendet werden:

Pipette	Firmware	Seriennummer
VIAFLO	3.xx	6xxxxxx
VIAFLO	4.xx	7 xxx xxx

7.5 Maximale Höhe der Laborgefäße auf dem Plattenschlitten

Maximaler Abstand (in mm) zwischen Pipettenspitzenende und Plattenschlitten.

Spitzenvolumen	SHORT-Spitzen	Standard-Spitzen	LONG-Spitzen
12,5 µl	129,9	121,3	112,5
50/125 µl	-	101,3	-
300 µl	-	96,0	54,8
1250 µl	71,7	54,1	-

7.6 Folgen des Flüssigkeitsstands

"Flüssigkeit folgen" definiert die Strecke, die sich die Spitzen während der Aufnahme, Abgabe oder des Mischens bewegen, um gewollt dem Flüssigkeitsstand zu folgen. Die Flüssigkeitsstandsverfolgung startet von einer benutzerdefinierten Höhe, wie unten gezeigt.

Abschnitt	Schritte und Parameter				
Quelle	Quelle Mischen (‡):		Quelle Aufn.	(↓):	
	(H _q)	(H _q)		(H _q)	
	Die Verfolgung startet vor	n Höhe (H _q)	Die Verfolgun	g startet von Höhe /	
	und bewegt sich die Quelle		Starthöhe (H _q) und bewegt sich die		
	und oben.		unten.		
Ziel	Ziel Abgabe (↑):	Ziel Mische	en (‡):	Ziel Aufnahme (\downarrow):	
	(Z _a)	(Z _a). (H _z)	(Z _m)	(Z _a)	
	Die Verfolgung startet von Höhe (H_z) und bewegt sich die Ziel Abgabe (Z_a)-Distanz nach oben.	Die Verfolgu nach der Di von Höhe (H Abgabe (Z _a sich die Zie (Z _m)-Distan: und oben.	ung startet spensierung H _z) plus Ziel). Sie bewegt I Mischen z nach unten	Die Verfolgung startet von Höhe (H_z) plus Ziel Abgabe (Z_a) . Sie bewegt sich die Ziel Abgabe (Z_a) -Distanz nach unten.	

8 Zubehör

8.1 Zubehör für ASSIST

Elektronische VIAFLO-Pipetten	Artikel-Nr.
8-Kanalpipette, 0,5–12,5 μl	4621
8-Kanalpipette, 2–50 μl	4626
8-Kanalpipette, 5–125 μl	4622
8-Kanalpipette, 10–300 μl	4623
8-Kanalpipette, 50–1250 μl	4624
12-Kanalpipette, 0,50–12,5 μl	4631
12-Kanalpipette, 2–50 μl	4636
12-Kanalpipette, 5–125 μl	4632
12-Kanalpipette, 10–300 µl	4633
12-Kanalpipette, 50–1250 μl	4634
16-Kanalpipette, 0,5–12,5 μl	4641
16-Kanalpipette, 2–50 μl	4646
16-Kanalpipette, 5–125 μl	4642

8.2 Zubehör für elektronische VIAFLO-Pipetten

Ladeoptionen und Kommunikation	Artikel-Nr.
Netzteil für elektronische Pipetten	4200
Li-Ionen-Akku für Pipetten	4205
Ladeständer für Einzelpipette, inkl. Netzteil	4210
Lade/Kommunikations-Ständer für Einzelpipette, inkl. Netzteil	4211
Karussell-Ladeständer für 4 Pipetten, inkl. Netzteil	4215
Linearer Ständer, nimmt bis zu 4 Ladestationen auf	3215
Netzteil für linearen Ständer und Karussell-Ladeständer	3216
Ladestation für linearen Ständer, inkl. Verbindungskabel	3217
Lade/Kommunikations-Station für linearen Ständer, inkl. Verbindungs- und USB-Kabel	3218
Kommunikationsmodul für VIAFLO-Pipetten	4221

8.3 Verbrauchsmaterial

10-ml-Einweg-Reagenzreservoire für Mehrkanalpipetten		
INTEGRA	Trägergefäße für 10-ml-Reservoire, 10 pro Packung	4306
Polystyrol	Musterpackung (1 Trägergefäß und 3 Reservoire), steril	4330
	30 Reservoire einzeln verpackt, steril, 1 Trägergefäß/Pck.	4331
	4 Dispenser mit je 50 Reservoiren, steril, 200 Reservoire und 1 Trägergefäß pro Packung	4332
Polystryrol,	Musterpackung (1 Trägergefäß und 3 Reservoire), steril	4370
SureFlo™	30 Reservoire einzeln verpackt, steril, 1 Trägergefäß/Pck.	4371
	4 Dispenser mit je 50 Reservoiren, steril, 200 Reservoire und 1 Trägergefäß pro Packung	4372
Polypropylen	Musterpackung (1 Trägergefäß und 3 Reservoire), steril	4335
	30 Reservoire einzeln verpackt, steril, 1 Trägergefäß/Pck.	4336
	4 Dispenser mit je 50 Reservoiren, steril, 200 Reservoire und 1 Trägergefäß pro Packung	4337

• SureFlo™ = Anti-Abdichtungsrelief

25-ml-Einweg-Reagenzreservoire für Mehrkanalpipetten		
INTEGRA	Trägergefäße für 25-ml-Reservoire, 10 pro Packung	4304
Polystyrol	Musterpackung (1 Trägergefäß und 3 Reservoire), steril	4310
	30 Reservoire einzeln verpackt, steril, 1 Trägergefäß/Pck.	4311
	4 Dispenser mit je 50 Reservoiren, steril, 200 Reservoire und 1 Trägergefäß pro Packung	4312
Polystryrol,	Musterpackung (1 Trägergefäß und 3 Reservoire), steril	4380
SureFlo™	30 Reservoire einzeln verpackt, steril, 1 Trägergefäß/Pck.	4381
	4 Dispenser mit je 50 Reservoiren, steril, 200 Reservoire und 1 Trägergefäß pro Packung	4382
Polystyrol,	Musterpackung (1 Trägergefäß und 3 Reservoire), steril	4350
SureFlo™, geteilt	30 Reservoire einzeln verpackt, steril, 1 Trägergefäß/Pck.	4351
(5 ml + 10 ml)	4 Dispenser mit je 50 Reservoiren, steril, 200 Reservoire und 1 Trägergefäß pro Packung	4352
Polystyrol,	Musterpackung (1 Trägergefäß und 3 Reservoire), steril	4360
SureFlo™, 12 Wells	30 Reservoire einzeln verpackt, steril, 1 Trägergefäß/Pck.	4361
Polypropylen	Musterpackung (1 Trägergefäß und 3 Reservoire), steril	4315
	30 Reservoire einzeln verpackt, steril, 1 Trägergefäß/Pck.	4316
	4 Dispenser mit je 50 Reservoiren, steril, 200 Reservoire und 1 Trägergefäß pro Packung	4317
Polypropylen,	Musterpackung (1 Trägergefäß und 3 Reservoire), steril	4355
SureFlo™, geteilt	30 Reservoire einzeln verpackt, steril, 1 Trägergefäß/Pck.	4356
(5 ml + 10 ml)	4 Dispenser mit je 50 Reservoiren, steril, 200 Reservoire und 1 Trägergefäß pro Packung	4357
Polypropylen,	Musterpackung (1 Trägergefäß und 3 Reservoire), steril	4365
SureFlo™, 12 Wells	30 Reservoire einzeln verpackt, steril, 1 Trägergefäß/Pck.	4366

SureFlo™ = Anti-Abdichtungsrelief

100-ml-Einweg-Reagenzreservoire für Mehrkanalpipetten		ArtNr.
INTEGRA	Trägergefäße für 100-ml-Reservoire, 10 pro Packung	4305
Polystyrol	Musterpackung (1 Trägergefäß und 3 Reservoire), steril	4320
	30 Reservoire einzeln verpackt, steril, 1 Trägergefäß/Pck.	4321
	4 Dispenser mit je 50 Reservoiren, steril, 200 Reservoire und 1 Trägergefäß pro Packung	4322
Polystryrol,	Musterpackung (1 Trägergefäß und 3 Reservoire), steril	4390
SureFlo™	30 Reservoire einzeln verpackt, steril, 1 Trägergefäß/Pck.	4391
	4 Dispenser mit je 50 Reservoiren, steril, 200 Reservoire und 1 Trägergefäß pro Packung	4392
Polypropylen	Musterpackung (1 Trägergefäß und 3 Reservoire), steril	4325
	30 Reservoire einzeln verpackt, steril, 1 Trägergefäß/Pck.	4326
	4 Dispenser mit je 50 Reservoiren, steril, 200 Reservoire und 1 Trägergefäß pro Packung	4327

SureFlo™ = Anti-Abdichtungsrelief

Alle GripTips sind für den ASSIST geeignet.

GripTips für Benchtopsysteme wurden auf Geradheit geprüft und in stabile Behälter gefüllt.

- ECO-Racks: leichte PET-Racks, umweltfreundlich mit 60 % weniger Kunststoff
- GREEN CHOICE: umweltfreundliche Nachfülleinsätze
- LANG: längeres Design ermöglicht einfachen Zugang in tiefe Laborgefäße
- KURZ: kürzeres Design
- low retention: geringe Flüssigkeitsrückhaltung, für Flüssigkeiten mit geringer Oberflächenspannung
- WIDE BORE: große Öffnung am Spitzenende, reduziert Scherkräfte
- steril/vorsterilisiert: Gamma-bestrahlt

GripTips für Handpipetten: Violett 12,5 µl

12,5 µl	10 ECO-Racks à 96 Spitzen, unsteril, LANG	3406
ECO-Racks	10 ECO-Racks à 96 Spitzen, vorsterilisiert, LANG	3407
	10 ECO-Racks à 96 Spitzen, vorsterilisiert, Filter, LANG	3408
	10 ECO-Racks à 384 Spitzen, unsteril, LANG	3403
	10 ECO-Racks à 384 Spitzen, vorsterilisiert, LANG	3404
	10 ECO-Racks à 384 Spitzen, vorsterilisiert, Filter, LANG	3405
	10 ECO-Racks à 96 Spitzen, unsteril,	3416
	10 ECO-Racks à 96 Spitzen, vorsterilisiert	3417
	10 ECO-Racks à 96 Spitzen, vorsterilisiert, Filter	3418
	10 ECO-Racks à 384 Spitzen, unsteril,	3413
	10 ECO-Racks à 384 Spitzen, vorsterilisiert	3414
	10 ECO-Racks à 384 Spitzen, vorsterilisiert, Filter	3415
12,5 µl	Großpackung, 1 Beutel à 1000 Spitzen, unsteril	4411
Standard-	5 Einsätze à 384 Spitzen, unsteril, GREEN CHOICE	4412
Racks	5 Behälter à 384 Spitzen, unsteril	4413
	5 Behälter à 384 Spitzen, steril	4414
	5 Behälter à 384 Spitzen, steril, Filter	4415
	5 Einsätze à 384 Spitzen, vorsterilisiert, GREEN CHOICE	4416
	Großpackung, 1 Beutel à 1000 Spitzen, unsteril, LANG	4401
	5 Einsätze à 384 Spitzen, unsteril, LANG, GREEN CHOICE	4402
	5 Behälter à 384 Spitzen, unsteril, LANG	4403
	5 Behälter à 384 Spitzen, steril, LANG	4404
	5 Behälter à 384 Spitzen, unsteril, Filter, LANG	4405
	5 Einsätze à 384 Spitzen, vorsterilisiert, LANG, GREEN CHOICE	4406

GripTips für E	Benchtop-Systeme: Violett 12,5 μl	Artikel-Nr.
12,5 µl	5 XYZ-Behälter à 384 Spitzen, unsteril	6453
	5 XYZ-Behälter à 384 Spitzen, steril	6454
	5 XYZ-Behälter à 384 Spitzen, steril, Filter	6455
	5 XYZ-Behälter à 384 Spitzen, unsteril, LANG	6403
	5 XYZ-Behälter à 384 Spitzen, steril, LANG	6404
	5 XYZ-Behälter à 384 Spitzen, steril, Filter, LANG	6405
	5 XYZ-Behälter à 384 Spitzen, steril, Filter, KURZ	6475
12,5 µl	5 XYZ-Behälter à 384 Spitzen, unsteril	6553
low retention	5 XYZ-Behälter à 384 Spitzen, steril	6554
	5 XYZ-Behälter à 384 Spitzen, steril, Filter	6555
	5 XYZ-Behälter à 384 Spitzen, unsteril, LANG	6503
	5 XYZ-Behälter à 384 Spitzen, steril, LANG	6504
	5 XYZ-Behälter à 384 Spitzen, unsteril, Filter, LANG	6505
	5 XYZ-Behälter à 384 Spitzen, steril, Filter, KURZ	6575



HINWEIS

Es ist nicht empfehlenswert die GripTips zu autoklavieren, da sie sich während dieses Prozesses verziehen können, was möglicherweise zu unkorrektem Aufstecken führen und eine präzise Wellansteuerung behindern kann.

Artikel-Nr.

GripTips für Handpipetten: Gelb 50 µl, 125 µl

50 μΙ, 125 μΙ ECO-Racks	10 ECO-Racks à 96 Spitzen, unsteril,	3426
	10 ECO-Racks à 96 Spitzen, vorsterilisiert	3427
	10 ECO-Racks à 96 Spitzen, vorsterilisiert, Filter	3428
	10 ECO-Racks à 384 Spitzen, unsteril,	3423
	10 ECO-Racks à 384 Spitzen, vorsterilisiert	3424
	10 ECO-Racks à 384 Spitzen, vorsterilisiert, Filter	3425
50 μl, 125 μl Standard- Racks	Großpackung, 1 Beutel à 1000 Spitzen, unsteril	4421
	5 Einsätze à 384 Spitzen, unsteril, GREEN CHOICE	4422
	5 Behälter à 384 Spitzen, unsteril	4423
	5 Behälter à 384 Spitzen, steril	4424
	5 Behälter à 384 Spitzen, steril, Filter	4425
	5 Einsätze à 384 Spitzen, vorsterilisiert, GREEN CHOICE	4426

GripTips für Benchtop-Systeme: Gelb 50 µl, 125 µl

50 µl, 125 µl	5 XYZ-Behälter à 384 Spitzen, unsteril	6463
	5 XYZ-Behälter à 384 Spitzen, steril	6464
	5 XYZ-Behälter à 384 Spitzen, steril, Filter	6465
50 µl, 125 µl	5 XYZ-Behälter à 384 Spitzen, unsteril	6563
low retention	5 XYZ-Behälter à 384 Spitzen, steril	6564
	5 XYZ-Behälter à 384 Spitzen, steril, Filter	6565

Artikel-Nr.

GripTips für Handpipetten: C	Grün	300 µ	ιI
------------------------------	------	-------	----

300 µl 10 ECO-Racks à 96 Spitzen, unsteril, 3433 **ECO-Racks** 10 ECO-Racks à 96 Spitzen, vorsterilisiert 3434 10 ECO-Racks à 96 Spitzen, vorsterilisiert, Filter 3435 300 µl Großpackung, 1 Beutel à 1000 Spitzen, unsteril 4431 Standard-5 Einsätze à 96 Spitzen, unsteril, GREEN CHOICE 4432 Racks 5 Behälter à 96 Spitzen, unsteril 4433 5 Behälter à 96 Spitzen, steril 4434 5 Behälter à 96 Spitzen, steril, Filter 4435 5 Einsätze à 96 Spitzen, vorsterilisiert, GREEN CHOICE 4436 Großpackung, 1 Beutel à 1000 Spitzen, unsteril, LANG 4481 5 Einsätze à 96 Spitzen, unsteril, LANG, GREEN CHOICE 4482 5 Behälter à 96 Spitzen, unsteril, LANG 4483 5 Behälter à 96 Spitzen, steril, LANG 4484 5 Behälter à 96 Spitzen, steril, Filter, LANG 4485 5 Einsätze à 96 Spitzen, vorsterilisiert, LANG, GREEN 4486 CHOICE

GripTips für Benchtop-Systeme: Grün 300 µl

300 µl	5 Einsätze à 96 Spitzen, unsteril, GREEN CHOICE	6432
	5 Behälter à 96 Spitzen, unsteril	6433
	5 Behälter à 96 Spitzen, steril	6434
	5 Behälter à 96 Spitzen, steril, Filter	6435
	5 Einsätze à 96 Spitzen, unsteril, LANG, GREEN CHOICE	6482
	5 Behälter à 96 Spitzen, unsteril, LANG	6483
	5 Behälter à 96 Spitzen, steril, LANG	6484
	5 Behälter à 96 Spitzen, steril, Filter, LANG	6485
	5 Behälter à 96 Spitzen, unsteril, WIDE BORE	6633
	5 Behälter à 96 Spitzen, steril, WIDE BORE	6634
	5 Behälter à 96 Spitzen, steril, Filter, WIDE BORE	6635
300 µl	5 Behälter à 96 Spitzen, unsteril	6533
low retention	5 Behälter à 96 Spitzen, steril	6534
	5 Behälter à 96 Spitzen, steril, Filter	6535

Artikel-Nr.

GripTips für Handpipetten: Blau 1250 µl

1250 µl	10 ECO-Racks à 96 Spitzen, unsteril,	3443
ECO-Racks	10 ECO-Racks à 96 Spitzen, vorsterilisiert	3444
	10 ECO-Racks à 96 Spitzen, vorsterilisiert, Filter	3445
1250 µl	Großpackung, 1 Beutel à 500 Spitzen, unsteril	4441
Standard-	5 Einsätze à 96 Spitzen, unsteril, GREEN CHOICE	4442
Racks	5 Behälter à 96 Spitzen, unsteril	4443
	5 Behälter à 96 Spitzen, steril	4444
	5 Behälter à 96 Spitzen, steril, Filter	4445
	5 Einsätze à 96 Spitzen, vorsterilisiert, GREEN CHOICE	4446
	Großpackung, 1 Beutel à 500 Spitzen, unsteril, KURZ	4491
	5 Einsätze à 96 Spitzen, unsteril, KURZ, GREEN CHOICE	4492
	5 Behälter à 96 Spitzen, unsteril, KURZ	4493
	5 Behälter à 96 Spitzen, steril, KURZ	4494
	5 Behälter à 96 Spitzen, steril, Filter, KURZ	4495
	5 Einsätze à 96 Spitzen, vorsterilisiert, KURZ, GREEN CH.	4496

GripTips für Benchtop-Systeme: Blau 1250 µl

1250 μl	5 Einsätze à 96 Spitzen, unsteril, GREEN CHOICE	6442
	5 Behälter à 96 Spitzen, unsteril	6443
	5 Behälter à 96 Spitzen, steril	6444
	5 Behälter à 96 Spitzen, steril, Filter	6445
	5 Einsätze à 96 Spitzen, unsteril, KURZ, GREEN CHOICE	6492
	5 Behälter à 96 Spitzen, unsteril, KURZ	6493
	5 Behälter à 96 Spitzen, steril, KURZ	6494
	5 Behälter à 96 Spitzen, steril, Filter, KURZ	6495
	5 Behälter à 96 Spitzen, unsteril, WIDE BORE	6643
	5 Behälter à 96 Spitzen, steril, WIDE BORE	6644
	5 Behälter à 96 Spitzen, steril, Filter, WIDE BORE	6645
1250 µl	5 Behälter à 96 Spitzen, unsteril	6543
low retention	5 Behälter à 96 Spitzen, steril	6544
	5 Behälter à 96 Spitzen, steril, Filter	6545
	5 Behälter à 96 Spitzen, unsteril, KURZ	6593
	5 Behälter à 96 Spitzen, steril, KURZ	6594
	5 Behälter à 96 Spitzen, steril, Filter, KURZ	6595