




Tässä pikaoppaassa esitellään lyhyesti PIPETBOY acu 2:n tärkeimmät ominaisuudet ja toiminta. Yksityiskohtaisemmat tiedot annetaan uusimmissa käyttöohjeissa, jotka löytyvät osoitteesta www.integra-biosciences.com eri kielillä.

Akun lataaminen

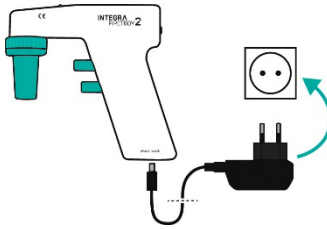

Kytke pistorasiaan

Lataa litiumioniakku kokonaan ennen ensimmäistä käyttökertaa.




Käytä ainoastaan PIPETBOY acu 2 -laitteen alkuperäistä litiumioniakkua (osanro 155 066)!

PIPETBOY acu -laitteen NiMH-akku ei ole yhteensopiva.


Syöttöjännitteen tulee vastata verkkolaitteen vaatimuksia: 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Akku vähissä

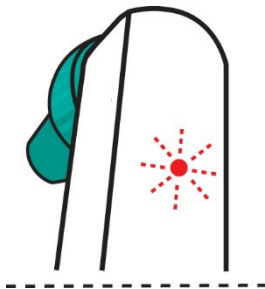

Vilkkuva punainen


Akku latautuu

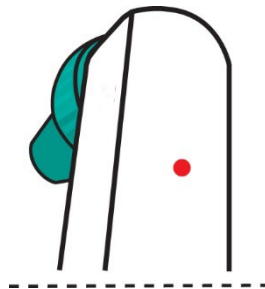

Punainen




~ 3,5 h

Akku ladattu

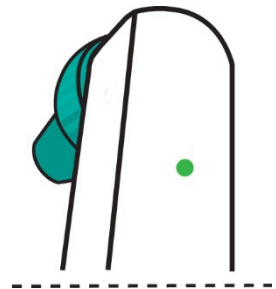

Vihreä

Nopeuden asettaminen

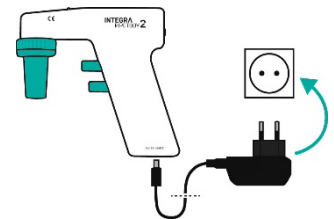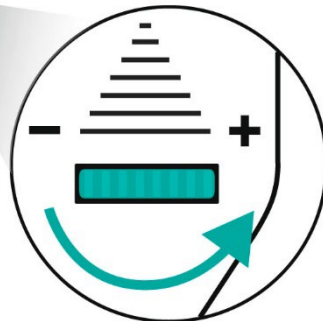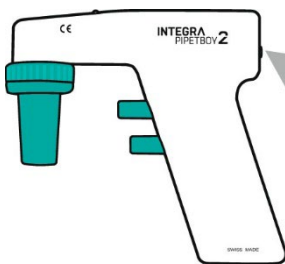

Kytke pistorasiaan saadaksesi turbonopeuden käyttöön


50 %
Nopeus

100 %
Nopeus


125 %
Turbo-nopeus

Manuaalinen nopeuden säätö

I
M
E
M
I
N
E
N

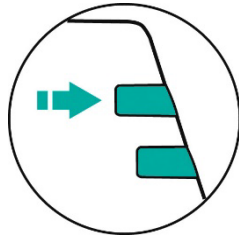

Hidas

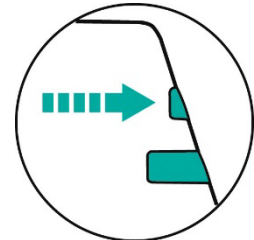


Nopea

A
N
N
O
S
T
U
S


Painovoimainen
annostus

Hidas


Nopea

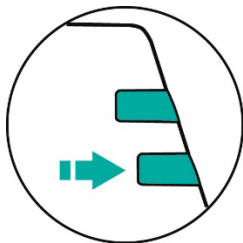

Pumppu ei käynnissä

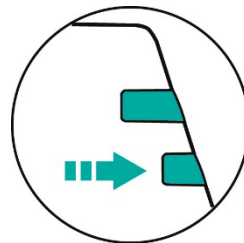


Pumppu käynnissä

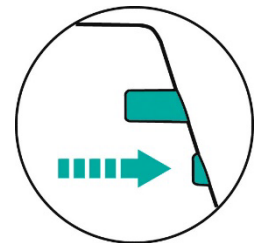


Pumppu käynnissä

Suodattimen vaihto

Paina (1) ja käännä 1/8 kierrosta vastapäivään (2)

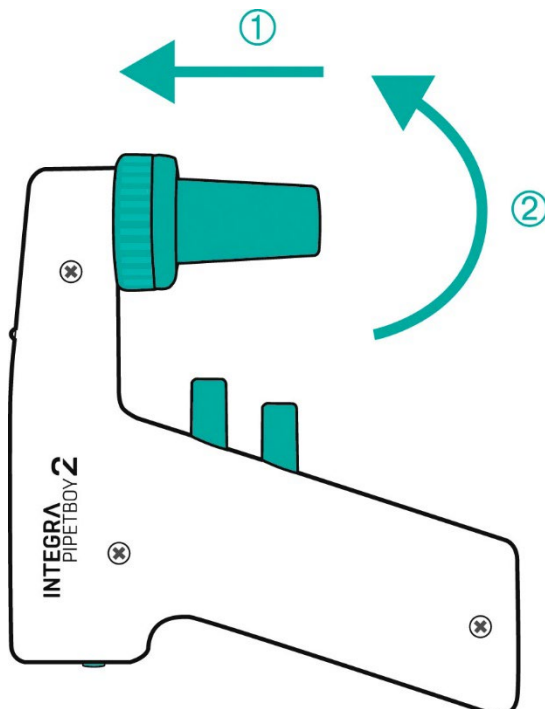

Vaihda suodatin

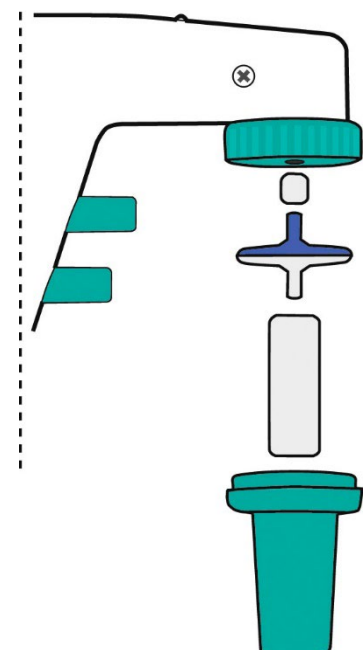

Värillinen puoli ylöspäin

Käyttötarkoitus

PIPETBOY acu 2 on pipettiohjain, joka on tarkoitettu vesiliuosten imemiseen ja annosteluun muovitai lasipipeteillä 1–100 ml:n tilavuusvälillä. Se on tarkoitettu mittaus-, valvonta- ja laboratoriokäyttöön. Instrumentin käyttö lääkinnällisessä tai IVD-ympäristössä on käyttäjän omalla vastuulla.

Turvallisuusohjeet

- 1) Älä käytä tai lataa PIPETBOY acu 2 -laitetta räjähdysvaarallisessa ympäristössä. Älä pipetoi helposti syttyviä nesteitä, kuten asetonia tai eetteriä.
- 2) Noudata käyttöturvallisuustiedotteita (KTT) ja kaikkia turvallisuusohjeita käsitellessäsi vaarallisia aineita. Käytä suojavaatteita ja suojalaseja. Älä koskaan osoita pipettiä kenenkään suuntaan.
- 3) Älä pipetoi nesteitä, joiden höyryt voisivat vahingoittaa seuraavia materiaaleja: PA (polyamidi), POM (polyoksimeteeni), FPM (fluorikumi), NBR (nitrilikumi), CR (kloropreeni) ja silikoni. Syövyttävät höyryt voivat myös vahingoittaa laitteen sisällä olevia metalliosia.
- 4) Käytä vain alkuperäistä INTEGRA Biosciences -verkkovirtalaturia. Suojaa se kosteudelta. Muussa tapauksessa PIPETBOY acu 2 voi vahingoittua.

Kaikista tässä annetuista turvallisuusohjeista riippumatta on noudatettava kaikkia soveltuvia paikallisia määräyksiä sekä kauppajärjestöjen, terveysturvaviranomaisten, markkinavalvontavirastojen tms. suosituksia.

Takuu

PIPETBOY-pipettiohjaimet on suunniteltu ja valmistettu korkeiden laatu- ja kestävyysstandardien mukaisesti. Niille myönnetään 12 kuukauden takuu.



Jos haluat saada kolmen vuoden laajennetun takuun, rekisteröi PIPETBOY osoitteessa www.pipetboy.info tai www.integra-biosciences.com ja napsauta Warranty registration (Takuun rekisteröinti) -kohtaa. Takuun laajennus aktivoituu, kun rekisteröintilomake on lähetetty verkossa.



Laitteen hävittäminen



PIPETBOY acu 2 -laitetta ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Hävitä PIPETBOY acu 2 ja akku erikseen laitteiden hävittämistä koskevien paikallisten määräysten mukaan.

Tietyillä alueilla ja maissa, esimerkiksi EU-maissa, jakelija on velvollinen ottamaan tämän tuotteen takaisin maksutta sen käyttöiän päätyttyä. Ole yhteydessä paikalliseen jälleenmyyjäsi saadaksesi lisätietoja.

Valmistaja ja asiakaspalvelu

INTEGRA Biosciences AG Tardisstrasse 201 CH-7205 Zizers, Sveitsi	INTEGRA Biosciences Corp. 22 Friars Drive Hudson, NH 03051, USA	Etsi paikallinen edustajasi: www.integra-biosciences.com info@integra-biosciences.com
-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suoramyyntin maa	Puhelin	Posti
Kiina	+86 21 5844 7203	info-cn@integra-biosciences.com
Tanska, Ruotsi	+45 3173 5373	info-nordic@integra-biosciences.com
Ranska	+33 1 34 30 76 76	info-fr@integra-biosciences.com
Saksa, Itävalta	+49 6409 81999 15	info-de@integra-biosciences.com
Japani	+81 3 5962 4936	info-jp@integra-biosciences.com
Sveitsi	+41 81 286 95 30	info-ch@integra-biosciences.com
Yhdistynyt kuningaskunta	+44 1635 797000	info-uk@integra-biosciences.com
Yhdysvallat, Kanada	+1 603 578 5800	info-us@integra-biosciences.com



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

INTEGRA Biosciences AG – 7205 Zizers, Sveitsi

vakuuttaa omalla vastuullaan, että seuraavat tuotteet

Kuvaus

Tuotenumero

PIPETBOY acu 2 **155000, 155015, 155016, 155017, 155018, 155019, 155022, 155023, 155024**

Lisävaruste **153210, 153211, 153214, 153216, 155066**

täyttää seuraavien direktiivien ja asetusten vaatimukset:

EU direktiivit ja asetukset

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EC, 2011/65/EC, 2006/66/EC, 1907/2006, 2019/1782, 1103/2010

GBR asetukset

S.I. 2016/1101, S.I. 2016/1091, S.I. 2008/2164, S.I. 2013/3113, S.I. 2012/3032

Yksityiskohtainen, allekirjoitettu CE-vakuutus muiden maiden säännösten kanssa on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.