




Ce guide de démarrage rapide a pour but de vous donner un bref aperçu des principales caractéristiques et du fonctionnement du PIPETBOY acu 2. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le dernier mode d'emploi (ME) qui se trouve sur www.integra-biosciences.com dans différentes langues.

Chargement de la batterie

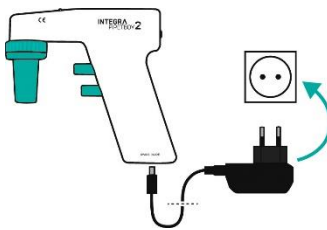

Chargez complètement la batterie Li-ion avant la première utilisation.




Utilisez exclusivement la batterie Li-ion d'origine pour PIPETBOY acu 2 (réf. 155 066) !

La batterie NiMH pour PIPETBOY acu n'est pas compatible.

La tension d'alimentation doit correspondre aux exigences de l'adaptateur secteur : 100-240 VAC, 50/60 Hz.


Branchez

Batterie faible

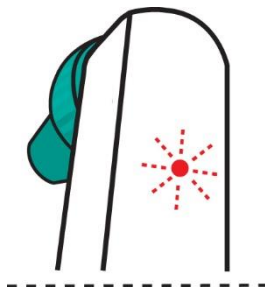

Rouge clignotant


Batterie en charge

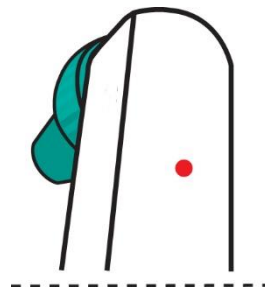

Rouge




~ 3.5 h

Batterie chargée

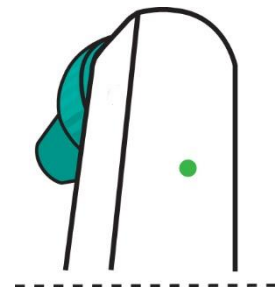

Vert

Réglage de la vitesse

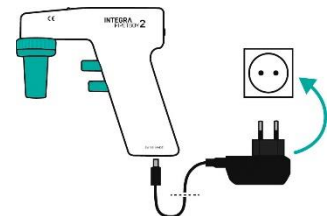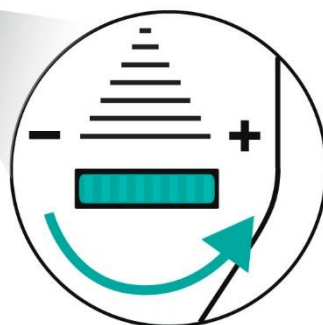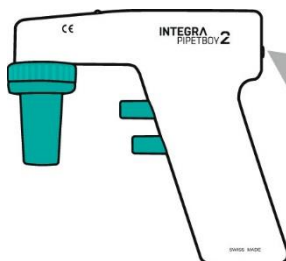

Branchez pour la Vitesse Turbo

Vitesse à
50 %


Vitesse à
100 %

Vitesse Turbo à
125 %


INTEGRA

Contrôle manuel de la vitesse

A
S
P
I
R
E
R

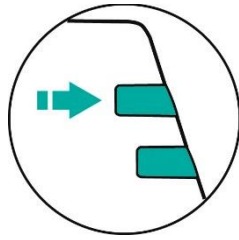


Lent

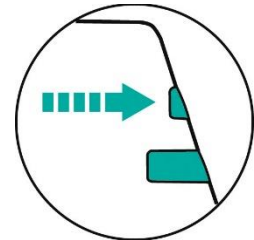

Rapide


D
I
S
T
R
I
B
U
E
R

Distribution par
gravité

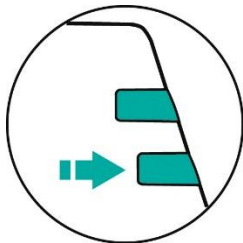


Pompe à l'arrêt

Lent

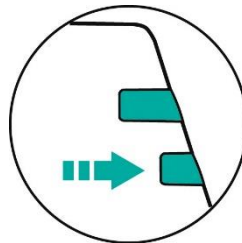

Pompe en marche


Rapide

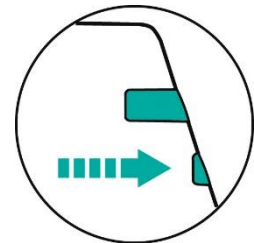


Pompe en marche

Remplacement du filtre

Appuyez (1) et tournez de 1/8ème dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (2)

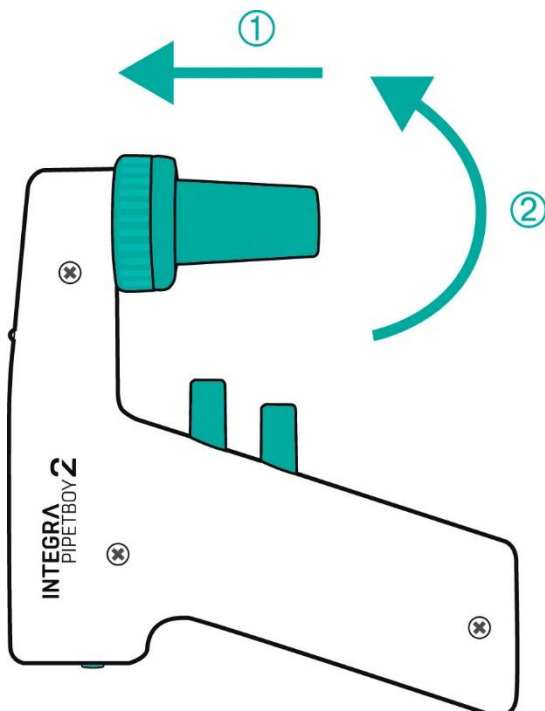

Remplacez le filtre

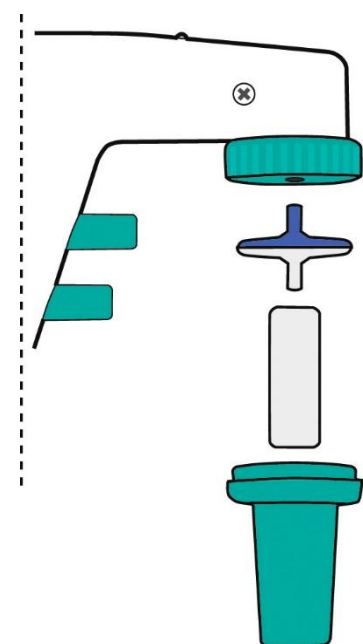

Face colorée vers le haut

Utilisation prévue

PIPETBOY acu 2 est un pipeteur conçu pour aspirer et distribuer des solutions aqueuses avec des pipettes en plastique ou en verre de 1 à 100 ml. Il est destiné à être utilisé à des fins de mesure, de contrôle et en laboratoire. Toute utilisation de cet instrument dans un cadre médical ou de diagnostic in vitro (IVD) est sous l'entière responsabilité de l'utilisateur.

Consignes de sécurité

- 1) PIPETBOY acu 2 ne doit pas être utilisé, ni chargé dans une atmosphère présentant un risque d'explosion. Ne pipettez pas de liquides hautement inflammables tels que de l'acétone ou de l'éther.
- 2) Respectez la fiche de données de sécurité (FDS) et toutes les consignes de sécurité lors de la manipulation de substances dangereuses. Portez des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. Ne pointez jamais une pipette en direction de quelqu'un.
- 3) Évitez de pipetter des liquides dont les vapeurs sont susceptibles d'attaquer les matériaux suivants : polyamide (PA), polyoxyméthylène (POM), caoutchouc fluoré (FPM), caoutchouc nitrile (NBR), chloroprène (CR), silicone. Les vapeurs corrosives peuvent également endommager les pièces métalliques présentes à l'intérieur de l'appareil.
- 4) Utilisez uniquement un adaptateur secteur d'origine INTEGRA Biosciences et protégez-le de l'humidité sous peine d'endommager le PIPETBOY acu 2.

Indépendamment des consignes de sécurité listées ci-dessus, toutes les autres réglementations et directives applicables publiées par les syndicats professionnels, les autorités de santé, les organismes de surveillance, etc., doivent être respectées.

Garantie

Les contrôleurs de pipettes PIPETBOY sont conçus et fabriqués selon des normes élevées de qualité et de durabilité. Ils sont garantis pour une période de 12 mois.



Pour bénéficier d'une extension de garantie de 3 ans, enregistrez votre PIPETBOY sur www.pipetboy.info ou www.integra-biosciences.com et cliquez sur Enregistrement de la garantie. Votre extension de garantie sera activée une fois le formulaire d'inscription en ligne envoyé.



Élimination



PIPETBOY acu 2 ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers non triés.

Éliminez l'appareil PIPETBOY acu 2 et la batterie séparément, conformément aux lois et réglementations relatives à l'élimination des appareils en vigueur dans votre pays.

Fabricant

INTEGRABiosciences AG
CH-7205 Zizers, Suisse
T +41 81 286 95 30
F +41 81 286 95 33

info@integra-biosciences.com
www.integra-biosciences.com

INTEGRABiosciences Corp.
Hudson, NH 03051, USA
T +1 603 578 5800
F +1 603 577 5529



Déclaration de conformité

INTEGRA Biosciences AG – 7205 Zizers, Suisse

déclare sous sa responsabilité exclusive que les produits

Description

Modèles

PIPETBOY acu 2

**155000, 155015, 155016, 155017, 155018, 155019, 155022,
155023, 155024**

sont conformes aux:

Directives et règlements CE

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EC, 2011/65/EC, 2006/66/EC, 1907/2006, 2019/1782,
1103/2010

Directives et règlements GBR

S.I. 2016/1101, S.I. 2016/1091, S.I. 2013/3113, S.I. 2012/3032

Pour une déclaration CE détaillée et signée avec les règlements des autres pays, veuillez vous référer du mode d'emploi.