




Ce guide de démarrage rapide a pour but de vous donner un bref aperçu des principales caractéristiques et du fonctionnement du PIPETBOY acu 2. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le dernier mode d'emploi (ME) qui se trouve sur www.integra-biosciences.com dans différentes langues.

Chargement de la batterie

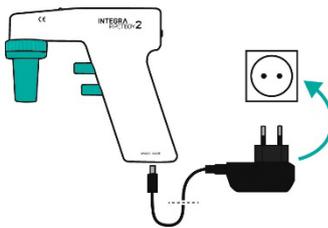

Chargez complètement la batterie Li-ion avant la première utilisation.




Utilisez exclusivement la batterie Li-ion d'origine pour PIPETBOY acu 2 (réf. 155 066) !

La batterie NiMH pour PIPETBOY acu n'est pas compatible.

La tension d'alimentation doit correspondre aux exigences de l'adaptateur secteur : 100-240 VAC, 50/60 Hz.


Branchez

Batterie faible

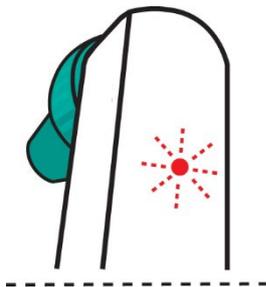

Rouge clignotant


Batterie en charge

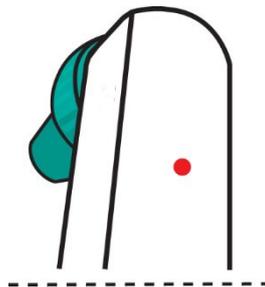

Rouge




~ 3.5 h

Batterie chargée

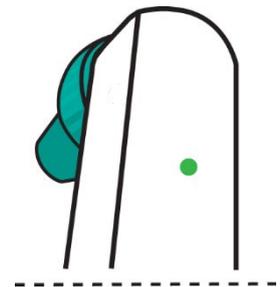

Vert

Réglage de la vitesse

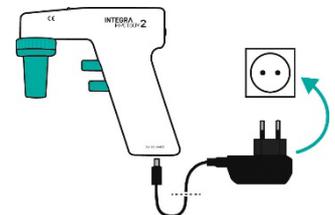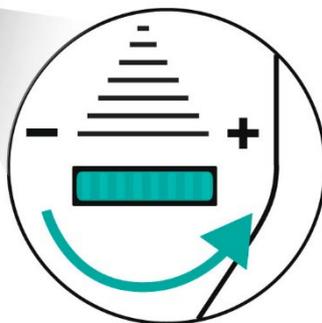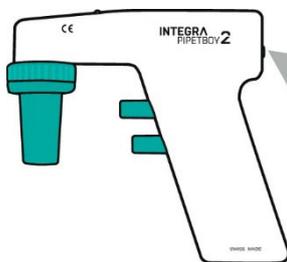

Branchez pour la Vitesse Turbo


Vitesse à
50 %

Vitesse à
100 %


Vitesse Turbo à
125 %

Contrôle manuel de la vitesse

A
S
P
I
R
E
R

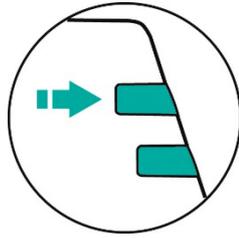


Lent

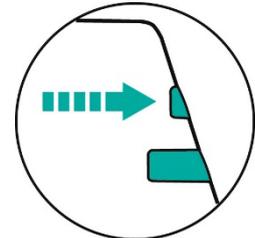

Rapide


D
I
S
T
R
I
B
U
E
R

Distribution par gravité

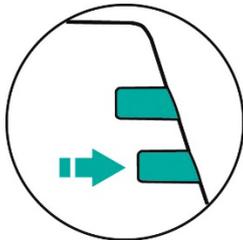


Pompe à l'arrêt

Lent

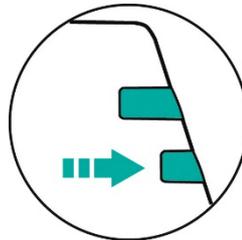

Pompe en marche


Rapide

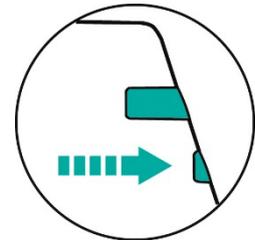


Pompe en marche

Remplacement du filtre

Appuyez (1) et tournez de 1/8ème dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (2)

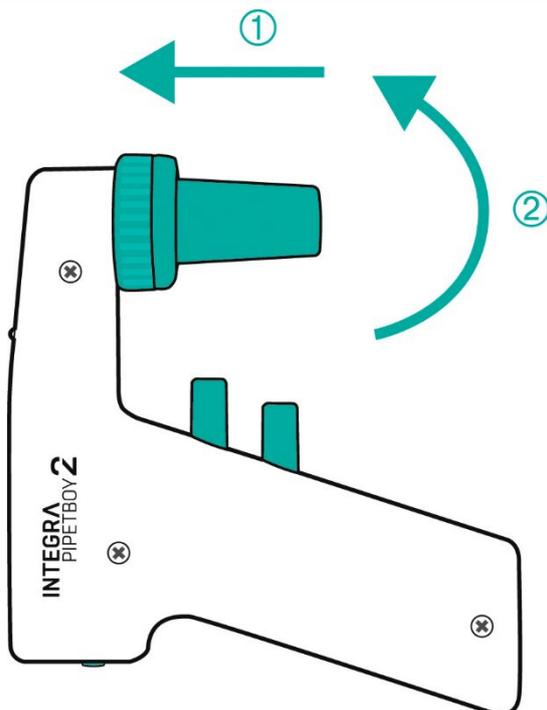

Remplacez le filtre

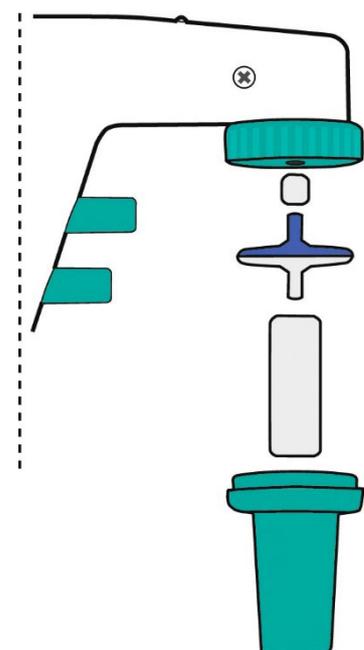

Si une face est colorée, elle doit être tournée vers le haut.

Utilisation prévue

PIPETBOY acu 2 est un pipeteur conçu pour aspirer et distribuer des solutions aqueuses avec des pipettes en plastique ou en verre de 1 à 100 ml. Il est destiné à être utilisé à des fins de mesure, de contrôle et en laboratoire. Toute utilisation de cet instrument dans un cadre médical ou de diagnostic in vitro (IVD) est sous l'entière responsabilité de l'utilisateur.

Consignes de sécurité

- 1) PIPETBOY acu 2 ne doit pas être utilisé, ni chargé dans une atmosphère présentant un risque d'explosion. Ne pipettez pas de liquides hautement inflammables tels que de l'acétone ou de l'éther.
- 2) Respectez la fiche de données de sécurité (FDS) et toutes les consignes de sécurité lors de la manipulation de substances dangereuses. Portez des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. Ne pointez jamais une pipette en direction de quelqu'un.
- 3) Évitez de pipetter des liquides dont les vapeurs sont susceptibles d'attaquer les matériaux suivants : polyamide (PA), polyoxyméthylène (POM), caoutchouc fluoré (FPM), caoutchouc nitrile (NBR), chloroprène (CR), silicone. Les vapeurs corrosives peuvent également endommager les pièces métalliques présentes à l'intérieur de l'appareil.
- 4) Utilisez uniquement un adaptateur secteur d'origine INTEGRA Biosciences et protégez-le de l'humidité sous peine d'endommager le PIPETBOY acu 2.

Indépendamment des consignes de sécurité listées ci-dessus, toutes les autres réglementations et directives applicables publiées par les syndicats professionnels, les autorités de santé, les organismes de surveillance, etc., doivent être respectées.

Garantie

Les contrôleurs de pipettes PIPETBOY sont conçus et fabriqués selon des normes élevées de qualité et de durabilité. Ils sont garantis pour une période de 12 mois.



Pour bénéficier d'une extension de garantie de 3 ans, enregistrez votre PIPETBOY sur www.pipetboy.info ou www.integra-biosciences.com et cliquez sur Enregistrement de la garantie. Votre extension de garantie sera activée une fois le formulaire d'inscription en ligne envoyé.



Élimination



PIPETBOY acu 2 ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers non triés. Ne jetez pas l'appareil au feu.



PIPETBOY acu 2 contient une batterie Li-ion. Ne modifiez la batterie en aucun cas. Éliminez l'appareil PIPETBOY acu 2 et la batterie séparément, conformément aux lois et réglementations relatives à l'élimination des appareils contenant des batteries Li-ion en vigueur dans votre pays.

Dans certaines régions ou dans certains pays, comme dans les États membres de l'UE, le distributeur est tenu de reprendre ce produit gratuitement à la fin de sa vie. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre distributeur local.

Fabricant et service clientèle

INTEGRA Biosciences AG Tardisstrasse 201 7205 Zizers, Switzerland	INTEGRA Biosciences Corp. 22 Friars Drive Hudson, NH 03051, USA	Find your local representative: www.integra-biosciences.com info@integra-biosciences.com
Pays de vente directe	Téléphone	Mail
Australie	+617 3497 5800	info-au@integra-biosciences.com
Benelux	+31 630 609 866	info-benelux@integra-biosciences.com
Chine	+86 21 5844 7203	info-cn@integra-biosciences.com
Danemark, Suède	+45 3173 5373	info-nordic@integra-biosciences.com
France	+33 1 34 30 76 76	info-fr@integra-biosciences.com
Allemagne, Autriche	+49 6409 81999 15	info-de@integra-biosciences.com
Japon	+81 3 5962 4936	info-jp@integra-biosciences.com
Suisse	+41 81 286 95 30	info-ch@integra-biosciences.com
Royaume-Uni	+44 1635 797000	info-uk@integra-biosciences.com
États-Unis, Canada	+1 603 578 5800	info-us@integra-biosciences.com



Déclaration de conformité

INTEGRA Biosciences AG – 7205 Zizers, Suisse

déclare sous sa responsabilité exclusive que les produits

Description	Modèles
PIPETBOY acu 2	155000, 155015, 155016, 155017, 155018, 155019, 155022, 155023, 155024
Accessoires	153210, 153211, 153214, 153216, 155066

sont conformes aux:

Directives et règlements CE

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EC, 2011/65/EC, 2006/66/EC, 1907/2006, 2019/1782, 1103/2010

Directives et règlements GBR

S.I. 2016/1101, S.I. 2016/1091, S.I. 2008/2164, S.I. 2013/3113, S.I. 2012/3032

Pour une déclaration CE détaillée et signée avec les règlements des autres pays, veuillez vous référer du mode d'emploi.