


Pikaopas

PIPETBOY acu 2



Tässä pikaoppaassa esitellään lyhyesti PIPETBOY acu 2:n tärkeimmät ominaisuudet ja toiminta. Yksityiskohtaisemmat tiedot annetaan uusimmissa käyttöohjeissa, jotka löytyvät osoitteesta www.integra-biosciences.com eri kielillä.

Akun lataaminen

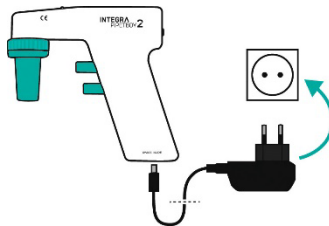

Kytke pistorasiaan



Lataa litiumioniakku kokonaan ennen ensimmäistä käyttökertaa.




Käytä ainoastaan PIPETBOY acu 2 -laitteen alkuperäistä litiumioniakkua (osanro 155 066)!

PIPETBOY acu -laitteen NiMH-akku ei ole yhteensopiva.


Syöttöjännitteen tulee vastata verkkolaitteen vaatimuksia: 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Akku vähissä

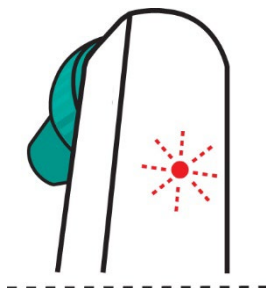

Vilkkuva punainen


Akku latautuu

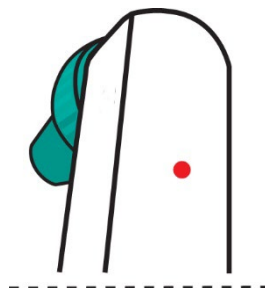

Punainen




~ 3,5 h

Akku ladattu

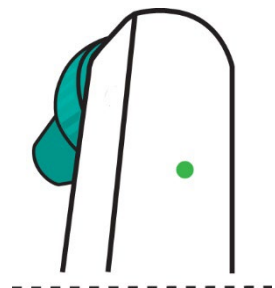

Vihreä

Nopeuden asettaminen

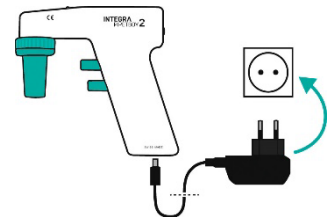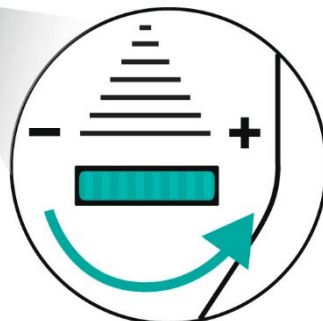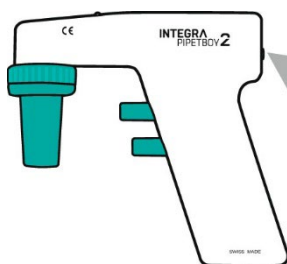

Kytke pistorasiaan saadaksesi turbonopeuden käyttöön


50 %
Nopeus

100 %
Nopeus


125 %
Turbo-nopeus

Manuaalinen nopeuden säätö

I
M
E
M
I
N
E
N

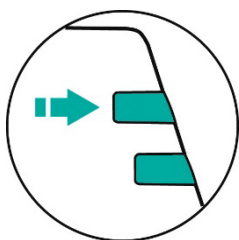


Hidas

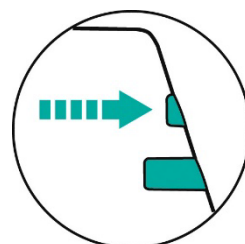

Nopea


A
N
N
O
S
T
U
S

Painovoimainen
annostus

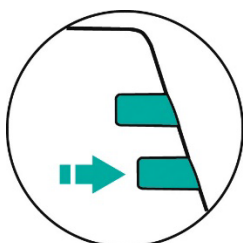


Pumppu ei käynnissä

Hidas

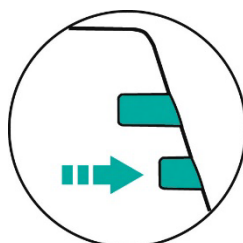

Pumppu käynnissä


Nopea

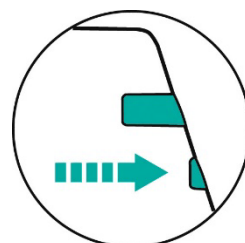


Pumppu käynnissä

Suodattimen vaihto

Paina (1) ja käännä 1/8 kierrosta vastapäivään (2)

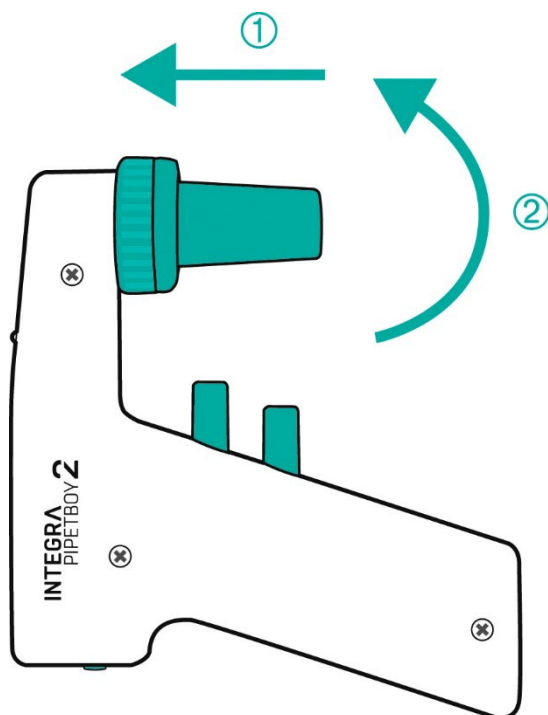

Vaihda suodatin

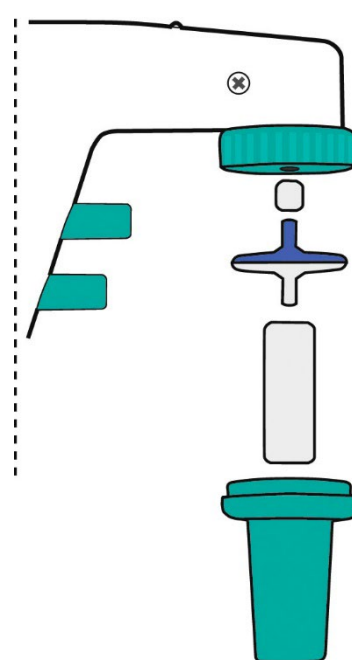

Jos toinen puoli on värillinen, sen on oltava ylöspäin.

Käyttötarkoitus

PIPETBOY acu 2 on pipettiohjain, joka on tarkoitettu vesiliuosten imemiseen ja annosteluun muovitai lasipipeteillä 1–100 ml:n tilavuusvälillä. Se on tarkoitettu mittaus-, valvonta- ja laboratoriokäyttöön. Instrumentin käyttö lääkinnällisessä tai IVD-ympäristössä on käyttäjän omalla vastuulla.

Turvallisuusohjeet

- 1) Älä käytä tai lataa PIPETBOY acu 2 -laitetta räjähdysvaarallisessa ympäristössä. Älä pipetoi helposti syttyviä nesteitä, kuten asetonia tai eetteriä.
- 2) Noudata käyttöturvallisuustiedotteita (KTT) ja kaikkia turvallisuusohjeita käsitellessäsi vaarallisia aineita. Käytä suojavaatteita ja suojalaseja. Älä koskaan osoita pipettiä kenenkään suuntaan.
- 3) Älä pipetoi nesteitä, joiden höyryt voisivat vahingoittaa seuraavia materiaaleja: PA (polyamidi), POM (polyoksimeteeni), FPM (fluorikumi), NBR (nitrilikumi), CR (kloropreeni) ja silikoni. Syövyttävät höyryt voivat myös vahingoittaa laitteen sisällä olevia metalliosia.
- 4) Käytä vain alkuperäistä INTEGRA Biosciences -verkkovirtalaturia. Suojaa se kosteudelta. Muussa tapauksessa PIPETBOY acu 2 voi vahingoittua.

Kaikista tässä annetuista turvallisuusohjeista riippumatta on noudatettava kaikkia soveltuvia paikallisia määräyksiä sekä kauppajärjestöjen, terveysturvallisuuden, markkinavalvontavirastojen tms. suosituksia.

Laitteen hävittäminen



PIPETBOY acu 2 -laitetta ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Ei saa hävittää polttamalla.



PIPETBOY acu 2 sisältää Litiumioniakun. Älä muokkaa akkua millään tavalla. Hävitä PIPETBOY acu 2 ja litiumioniakku erikseen laitteiden hävittämistä koskevien paikallisten määräysten mukaisesti.

Tietyillä alueilla ja maissa, esimerkiksi EU-maissa, jakelija on velvollinen ottamaan tämän tuotteen takaisin maksutta sen käyttöikänsä päätyttyä. Ole yhteydessä paikalliseen jälleenmyyjääsi saadaksesi lisätietoja.

Valmistaja ja asiakaspalvelu

INTEGRA Biosciences AG Tardisstrasse 201 7205 Zizers, Switzerland	INTEGRA Biosciences Corp. 22 Friars Drive Hudson, NH 03051, USA	Find your local representative: www.integra-biosciences.com info@integra-biosciences.com
Suoramyyntin maa	Puhelin	Posti
Australia	+617 3497 5800	info-au@integra-biosciences.com
Benelux-maat	+31 630 609 866	info-benelux@integra-biosciences.com
Kiina	+86 21 5844 7203	info-cn@integra-biosciences.com
Tanska, Ruotsi	+45 3173 5373	info-nordic@integra-biosciences.com
Ranska	+33 1 34 30 76 76	info-fr@integra-biosciences.com
Saksa, Itävalta	+49 6409 81999 15	info-de@integra-biosciences.com
Irlanti	+44 1635 797000	info-ie@integra-biosciences.com
Japani	+81 3 5962 4936	info-jp@integra-biosciences.com
Sveitsi	+41 81 286 95 30	info-ch@integra-biosciences.com
Yhdistynyt kuningaskunta	+44 1635 797000	info-uk@integra-biosciences.com
Yhdysvallat, Kanada	+1 603 578 5800	info-us@integra-biosciences.com



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

INTEGRA Biosciences AG – 7205 Zizers, Sveitsi

vakuuttaa omalla vastuullaan, että seuraavat tuotteet

Kuvaus

Tuotenumero

PIPETBOY acu 2 **155000, 155015, 155016, 155017, 155018, 155019, 155022, 155023, 155024**

Verkkovirtasovitin **153210, 153211, 153214, 153216**

täyttää seuraavien direktiivien ja asetusten vaatimukset:

EU määräykset

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EU, 2011/65/EU, 1907/2006, 2019/1782

UK määräykset

S.I. 2016/1101, S.I. 2016/1091, S.I. 2013/3113, S.I. 2012/3032

Yksityiskohtainen, allekirjoitettu CE-vakuutus muiden maiden säännösten kanssa on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.