




Snabbstartguiden är avsedd som en kort översikt av vad PIPETBOY acu 2 har för huvudfunktioner och hur den används. Detaljerad information finns i de senaste bruksanvisningar som återfinns på flera språk på www.integra-biosciences.com.

Batteriladdning

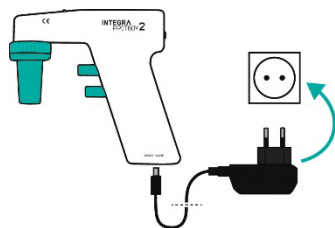

Inkoppling



Ladda Li-jonbatteriet helt och hållet före den första användningen.




Använd endast original-Li-jonbatteriet för PIPETBOY acu 2 (artikelnr 155 066)!

NiMH-batteriet för PIPETBOY acu är inte kompatibelt.


Försörjningsspänningen måste uppfylla kraven för nätadaptern: 100–240 V AC, 50/60 Hz.

Svagt batteri

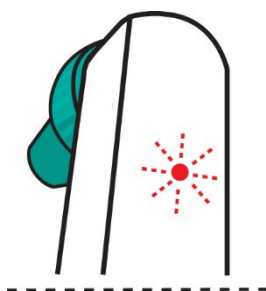

Blinkande rött


Batteri laddas

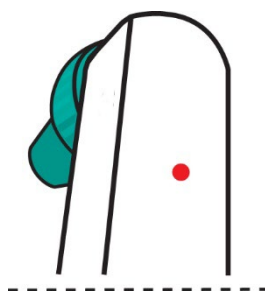

Rött




~ 3,5 h

Laddat batteri

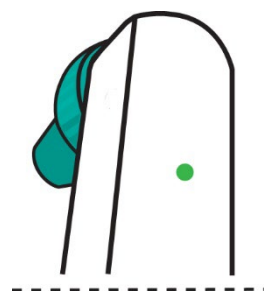

Grönt

Allmän hastighetsinställning

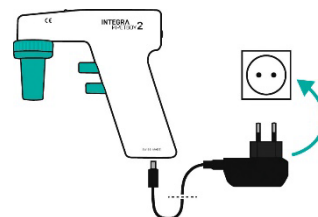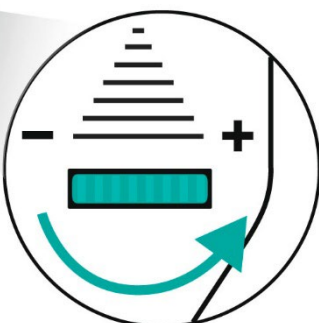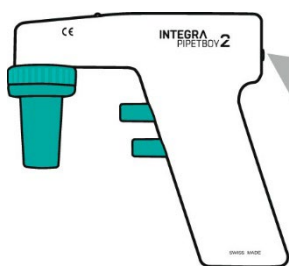

Inkoppling för turbobastighet


50 %
Hastighet

100 %
Hastighet


125 %
Turbobastighet

Manuell hastighetskontroll

A
S
P
I
R
E
R
A

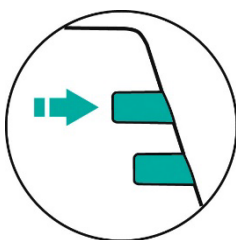

Långsam

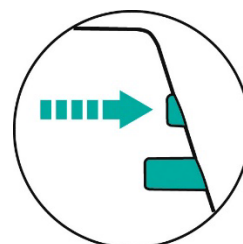


Snabb

D
I
S
P
E
N
S
E
R
A


Gravitationsdispensering

Långsam


Snabb

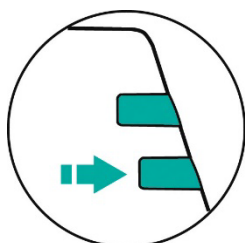

Pumpen körs inte

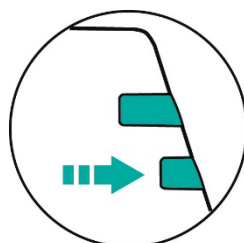


Pumpen körs

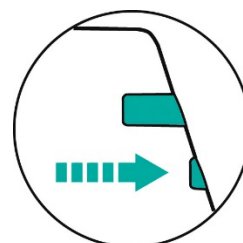


Pumpen körs

Filterbyte

Tryck på (1) och tryck 1/8 moturs (2)

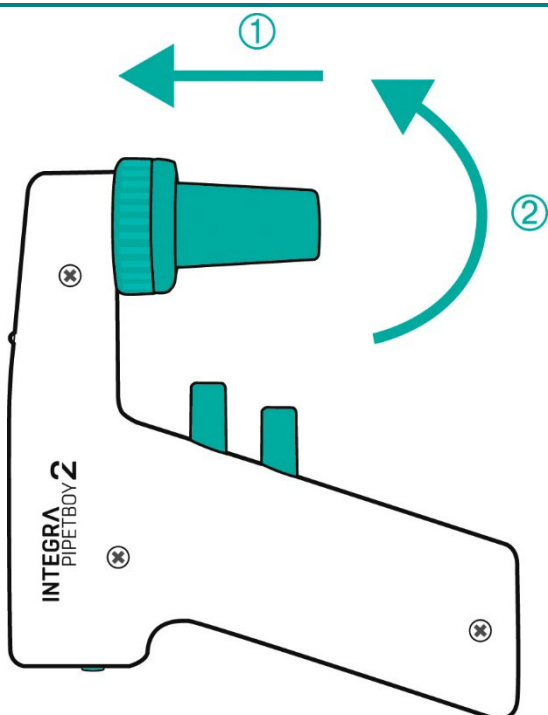

Byt ut filtret

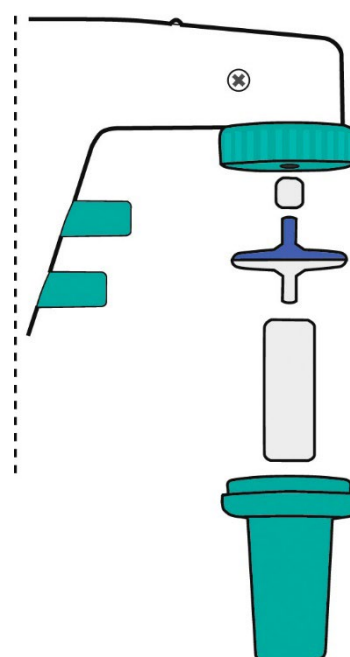

Om en sida är färgad måste den vara riktad uppåt.

Avsedd användning

PIPETBOY acu 2 är en pipettkontrollenhet utformad för att aspirera och dispensera vattenlösningar med plast- eller glaspipetter inom ett volymintervall på 1 till 100 ml. Den är avsedd för mätning, kontroll och laboratorieanvändning. All användning av instrumentet i en medicinsk miljö eller IVD-miljö ligger på användarens ansvar.

Säkerhetsnoteringar

- 1) Använd eller ladda inte PIPETBOY acu 2 i en atmosfär med explosionsrisk. Pipettera inte mycket brandfarliga vätskor som aceton eller eter.
- 2) Följ materialsäkerhetsdatabladet (MSDS) och alla säkerhetsriktlinjer när du hanterar farliga ämnen. Använd skyddskläder och skyddsglasögon. Rikta aldrig en pipett mot någon annan person.
- 3) Undvik att pipettera vätskor vars ångor kan angripa materialen PA (polyamid), POM (polyoxymetylen), FPM (fluorgummi), NBR (nitrilgummi), CR (kloropren) och silikon. Korrosiva ångor kan också skada metalledar inne i enheten.
- 4) Använd endast en originalnätadapter från INTEGRA Biosciences. Skydda PIPETBOY acu 2 mot fukt, eftersom den kan bli skadad annars.

Oavsett de angivna säkerhetsnoteringarna måste man också följa tillämpliga regelverk och riktlinjer från fackföreningar, hälsovårdsmyndigheter, tillsynsmyndigheter för handeln osv.

Kassering av utrustning



Enheten PIPETBOY acu 2 får inte kasseras ihop med osorterat kommunalt avfall. Kassera inte enheten i öppen eld.



PIPETBOY acu 2 innehåller ett Li-ion-batteri. Modifiera inte batteriet på något sätt. Kassera PIPETBOY acu 2 och batteriet separat i enlighet med lagarna och regelverket för avfallshantering av tekniska anordningar i ditt område område som reglerar kassering av Li-ion-batterier.

I vissa regioner och länder, t.ex. i EU:s medlemsländer är distributören skyldig att ta tillbaka denna produkt gratis vid slutet av dess livslängd. Kontakta din lokala distributör för mer information.

Tillverkare och kundtjänst

INTEGRA Biosciences AG Tardisstrasse 201 7205 Zizers, Switzerland	INTEGRA Biosciences Corp. 22 Friars Drive Hudson, NH 03051, USA	Find your local representative: www.integra-biosciences.com info@integra-biosciences.com
Direktförsäljning land	Telefon	E-post
Australien	+617 3497 5800	info-au@integra-biosciences.com
Benelux	+31 630 609 866	info-benelux@integra-biosciences.com
China	+86 21 5844 7203	info-cn@integra-biosciences.com
Denmark, Sweden	+45 3173 5373	info-nordic@integra-biosciences.com
France	+33 1 34 30 76 76	info-fr@integra-biosciences.com
Germany, Austria	+49 6409 81999 15	info-de@integra-biosciences.com
Ireland	+44 1635 797000	info-ie@integra-biosciences.com
Japan	+81 3 5962 4936	info-jp@integra-biosciences.com
Switzerland	+41 81 286 95 30	info-ch@integra-biosciences.com
United Kingdom	+44 1635 797000	info-uk@integra-biosciences.com
United States, Canada	+1 603 578 5800	info-us@integra-biosciences.com



Försäkran om överensstämmelse

INTEGRA Biosciences AG – 7205 Zizers, Schweiz

förklarar att det tar sitt fulla ansvar för att apparaterna

Beskrivning	Modeller
PIPETBOY acu 2	155000, 155015, 155016, 155017, 155018, 155019, 155022, 155023, 155024
Nätadapter	153210, 153211, 153214, 153216

överensstämmer med:

EU bestämmelser

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EU, 2011/65/EU, 1907/2006, 2019/1782

UK bestämmelser

S.I. 2016/1101, S.I. 2016/1091, S.I. 2013/3113, S.I. 2012/3032

För detaljerad underskriven CE förklaring med föreskrifter från andra länder, referera till användarmanualerna.