INTEGRA



VIAFLO 电动移液器 轻巧、易用、高效



轻巧且高效



VIAFLO

电动移液器

VIAFLO电动移液器与INTEGRA多样的GRIPTIP枪头共同构成了一套完美的移液系统,它们从不松动、渗漏或脱落。超轻且匀称的设计为VIAFLO的多通道移液带来了卓越的人体工程学体验,即使长时间的移液也能轻松应对。彩色屏幕配合易于导航的触摸盘用户界面,便于设置和操作。所有的VIAFLO移液器都自带多种预设移液模式,覆盖了各种常见应用,同时也可以针对具体的任务定制多步骤的移液流程。

«对于我们的操作者来说, VIAFLO非常舒适且符合人体工程学, 疲劳再也不是问题了。只需几秒就能完成96孔试验板或24孔细胞培养板的填充。工作流程速度远超以往, 通量得到了显著的提升且结果非常准确。»



Edisa Albino CDI实验室, 波多 黎各

GRIPTIP

您的移液枪头是否曾经松动、渗漏或者脱落?

无论经过多少次的触壁分液, GRIPTIP都能始终保持牢固的连接和完美的对齐。您不必再靠捶击来安装枪头, 也无需担心枪头脱落!





肩部凸起 肩部凸起可防止安装过度, 使连接精准到位,避免枪头 过紧并确保所有枪头都处于 相同的高度。这意味着枪头 非连接即分离,不会处于任何

中间状态。

效率——节约时间, 优化结果


广受欢迎的**VIAFLO**电动移液器提供了众多先进的移液功能,一键即可操作。这款轻巧易用的产品自带了10个预设移液程序,可完成多种工作,帮助您实实在在地简化和加快应用的构建。



重复分液 分配多份相同体积的等分试样



连续稀释 吸取后以稀释转移量进行混合

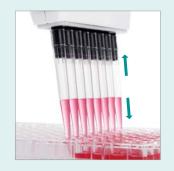

移液/混合 转移指定的体积并随后进行指 定次数的自动混合循环



自定义程序 灵活自如地编写和运行您自己 的流程

其他预设程序还包括标准移液模式、样品稀释、手动移液、反向移液、变量分液、多次吸取模式、样品稀释/混合

人体工程学

VIAFLO电动移液器和GRIPTIP枪头旨在共同构成一套完整的系统。您不必再靠捶击来安装枪头,也无需担心枪头脱落!



无论是吸取、分液还是混合,操作**VIAFLO**电动移液器都无需按压柱塞,可减轻拇指的负担。



符合人体工程学的触摸盘交互界面使操作**VIAFLO**电动移液器无需频繁扭转腕部,尽可能地降低了发生重复性劳损的可能性。



使用简单


触摸盘能够快速地修改移液参数,且人体工程学体验出众。只需将手指轻轻划过触摸盘即可调整移液量,无需重复地按键或转动手指。

全彩屏幕提供了多种语言的全文菜单,完整地显示移液流程,不使用缩写,这让**VIAFLO**移液器的操作非常直观且简单明了。





型号功能多样

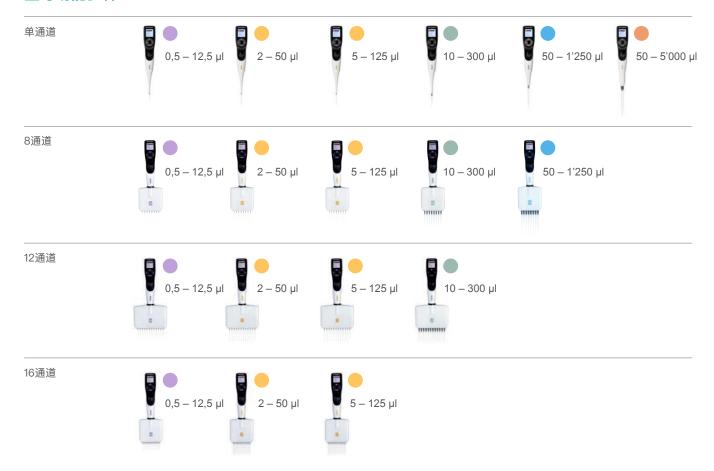

ASSIST / ASSIST PLUS

ASSIST系列移液工作站可实现INTEGRA电动多通道移液器的自动化,从而将科学家们从连续稀释、样品重排布以及试剂添加等繁杂的日常移液任务中解放出来。它提供了出色的移液重复性,并且树立了人体工程学体验的新标准。只需将一台**VIAFLO**电动移液器安装到ASSIST/ASSIST PLUS移液工作站上,选择一个移液流程并放入枪头盒和您的实验室器具,然后按下开始键,ASSIST/ASSIST PLUS就能自动为您完成整个工作流程。





充电选项

移液器可使用移液器电源适配器 (#4200) 直接充电。使用单移液器充电架 (#4210) 和转盘式充电架 (#4215) 则更节约空间。充电/通信架 (#4211) 可借助INTEGRA的VIALINK移液器管理软件实现移液器与PC的通信。




两款直列支架 (#3214短款, #3215标准版) 可容纳所有类型的INTEGRA移液器。最多可额外配备4个充电站 (#3217) 和一个电源适配器 (#3216),轻松升级成充电架,或者选择配备充电通信站 (#3218) 来实现借助VIALINK的移液器-PC通信。




储液槽

该环保系列采用了将一次性储液槽插槽嵌入稳固的SBS规格底座的设计,底座可重复使用且标有清晰的刻度线,旨在尽可能地减少塑料浪费。同型号的插槽可彼此嵌套,相比于市面上的同类产品,只需其一半的空间即可容纳双倍数量的储液槽,可降低储存空间需要并尽可能降低运输成本。所有平底款插槽都搭载了INTEGRA革命性的SureFlo™防密封阵列,以尽可能地降低死体积。

可选择10、25和100 ml透明聚苯乙烯或聚丙烯材质的储液槽来获得更好的化学兼容性。另外还提供了分隔式版本。

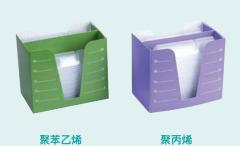

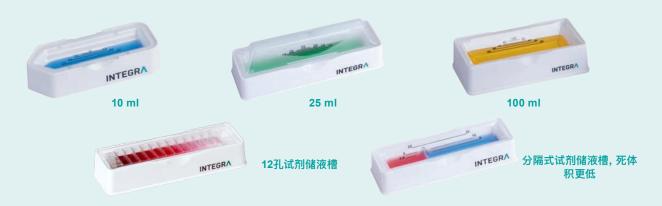

订货信息

仪器	通道数	量程范围	货号
VIAFLO	单通道	0,5 – 12,5 μl	4011
电动移液器		2 – 50 µl	4016
		5 – 125 μl	4012
		10 – 300 µl	4013
©		50 – 1'250 µl	4014
		50 – 5'000 µl	4015
1	8通道	0,5 – 12,5 μl	4621
		2 – 50 µl	4626
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5 – 125 μl	4622
		10 – 300 µl	4623
		50 – 1'250 μl	4624

仪器	通道数	量程范围	货号
	12通道	0,5 – 12,5 µl	4631
	7	2 – 50 µl	4636
		5 – 125 µl	4632
		10 – 300 µl	4633
		50 – 1'250 μl	4634
	16通道	0,5 – 12,5 µl	4641
		2 – 50 µl	4646
		5 – 125 µl	4642

仪器不含电源,请在下方选择需要的充电选项。

充电选项	货号
短款直列支架(最多可支持2个充电站,电源适配器和充电站单独销售)	3214
直列支架(最多可支持4个充电站,电源适配器及充电站单独出售)	3215
电源适配器,用于直列式站架	3216
直列支架充电站 (含连接线)	3217
直列支架充电/通信站(含连接线和USB接头)	3218
电动移液器电源适配器	4200
单移液器充电架, 含电源适配器	4210
充电/通信支架, 含电源适配器	4211
转盘式充电架,可放置4台移液器,含电源适配器	4215

ECO盒装GRIPTIP – 更多GRIPTIP, 如GREEN CHOICE和袋装等选项, 请参阅我们的网站。

描述		 预灭菌, 带滤芯		 非灭菌
		货号	货号	货号
12.5 µl加长型	10盒, 96支/盒	3408	3407	3406
12.5 µI加长型	10盒, 384支/盒	3405	3404	3403
12,50 µl	10盒, 96支/盒	3418	3417	3416
12,50 µl	10盒, 384支/盒	3415	3414	3413
125 µl	10盒, 96支/盒	3428	3427	3426
125 µl	10盒, 384支/盒	3425	3424	3423
300 μΙ	10盒, 96支/盒	3435	3434	3433
1'250 μΙ	10盒, 96支/盒	3445	3444	3443

ECO盒装低残留GRIPTIP

描述		预灭菌, 带滤芯	预灭菌	非灭菌
		货号	货号	货号
12.5 µl加长型	10盒, 96支/盒, 低残留	3508	3507	3506
12.5 µI加长型	10盒, 384支/盒, 低残留	3505	3504	3503
12,50 μΙ	10盒, 96支/盒, 低残留	3518	3517	3516
12,50 µl	10盒, 384支/盒, 低残留	3515	3514	3513
125 µl	10盒, 96支/盒, 低残留	3528	3527	3526
125 µl	10盒, 384支/盒, 低残留	3525	3524	3523
300 µl	10盒, 96支/盒, 低残留	3535	3534	3533
1'250 μΙ	10盒, 96支/盒, 低残留	3545	3544	3543

包含所有GRIPTIP量程和参数的完整产品目录,请前往INTEGRA GRIPTIP选择向导

配合ECO盒装GRIPTIP和GREEN CHOICE补充装使用的PopTop底座		
描述	货号	
小号PopTop底座	3250	
大号PopTop底座	3255	



INTEGRA Biosciences AG

7205 Zizers, Switzerland T +41 81 286 95 55 F +41 81 286 95 07 info@integra-biosciences.com



INTEGRA Biosciences Corp.

Hudson, NH 03051, USA T +1 603 578 5800 F +1 603 577 5529 info-us@integra-biosciences.com



INTEGRA Biosciences (Shanghai) Co., Ltd.

中国上海自由贸易试验区环科路515号1110室

邮编: 201315

电话: +86 21 5844 7203

info-cn@integra-biosciences.com